

asecos®

Selection

Interní skladování nebezpečných materiálů



Ikony

Kategorie produktů společnosti asecos



Skříně pro bezpečné skladování



Technická ventilace



Olejové vany a nádoby



Manipulace



Služba

Služba



důležité informace

Piktogramy varující před nebezpečím



Hořlavé kapaliny



Podráždění pokožky



Akutní toxicita



Žiravina



Žiravina (v omezené míře)



Nebezpečné pro životní prostředí



Stlačené plyny

Skříně pro bezpečné skladování – vlastnosti



Typ



Certifikace GS



Reglementace laboratorního nábytku



Prohlášení o shodě CE



Certifikace TÜV



Záruka společnosti asecos



Šířka



Speciální hloubka



Výška



Křídlové dveře



Křídlové dveře se skleněným průhledem



Křídlové dveře s oknem na pantech



Křídlové dveře s větracími otvory



Skládací dveře



Otevírání/zavírání dveří pomocí senzoru (plně automatické)



Zásuvky



Zadržný systém dveří



Automatické zavírání dveří (TSA)



Manipulace jednou rukou pro skříně s dvojitými dveřmi



Zámek s cylindrickou vložkou



Zámek s profilovou cylindrickou vložkou



zámek s cylindrickou vložkou s indikátorem stavu uzamčení



Možnost regulace



Transportní základna



Kolečka se soklem



Základna s větracími otvory



Svislá dělicí stěna



Vodorovná dělicí stěna



Police



Zásobníková police



Zásobníková police, bez obsahu kovu



Zásuvka



Vysouvací police



Maximálně zvětšená výška interiéru



Skříně typu 30



Regálový systém



Plošina pro pohodlný nájezd



Perforovaný plášť



Uzavřený plášť



Přístup pro technickou ventilaci

Záruka společnosti asecos



* Po ukončení platnosti smlouvy na servis a údržbu od společnosti asecos (tarif BasicPlus) získáte s pevně stanovenou dobou trvání 5 let získáte pro svoji skříně pro bezpečné skladování prodloužení záruky až o 5 let podle normy EN 14470. **Podrobné informace na vyžádání.**



* Po ukončení platnosti smlouvy na servis a údržbu od společnosti asecos (tarif PREMIUM Q) získáte pro svoji skříně pro bezpečné skladování Q-LINE prodloužení záruky až o 10 let. **Podrobné informace na vyžádání.**

Maximální bezpečnost

Při skladování nebezpečných materiálů nedělejte žádné kompromisy.
Důvěřujte špičkové technologii.

Název společnosti asecos v sobě ukrývá náznaky slov security (bezpečnost) a ecology (ekologie) – protože jejím cílem je bezpečnost a ochrana životního prostředí při manipulaci s nebezpečnými materiály.

Již od svého založení v roce 1994 má společnost asecos značný vliv na způsob, jakým jsou skladovány nebezpečné materiály. Společnost asecos hned na samého začátku svého působení stanovila novou úroveň bezpečnosti představením technologie "pro skříně typu 90 a bezpečné skladování". Díky tomu a také díky častým inovacím je nyní společnost považována za předního výrobce skříní pro bezpečné skladování v Evropě. Jsme hrdí na to, že poskytujeme více než 1 200 produktů zaručujících vyšší míru bezpečnosti, flexibility a pohodlí při každodenní práci s nebezpečnými materiály.

Přestože pro skříně pro bezpečné skladování existují i jiné standardy, technologie Typu 90 podle normy EN 14470 stále představuje dnešní špičku. Norma EN 14470 je navíc tím jediným standardem, který v případě požáru zaručuje specificky definovaný bezpečný čas pro personál a nakonec i pro pracovníky hasičské a záchranné služby.

Při vytváření spolehlivé koncepce protipožární ochrany je třeba vzít v úvahu všechny aspekty

preventivní protipožární ochrany. Nouzové chodby musí být volně průchozí a je nezbytné zabránit šíření požáru, aby mohly protipožární jednotky zasáhnout co nejrychleji a maximálně efektivně. Hlavním cílem je ochrana života a zdraví všech osob uvnitř budovy. Podobně důležité je udržet škody na budově na minimu a zabránit provozním výpadkům či schodkům ve výrobě. Ekonomický dopad požáru často vede podniky do situací, kdy je ohrožena prosperita podnikání.

Skříně s 90minutovou certifikací podle normy EN 14470 všechna tato kritéria splňuje, aniž by kladla jakákoli omezení či požadavky na konstrukci budovy.

Základní výhody skříní s 90minutovou certifikací:

- Žádná omezení týkající se množství skříní na pracovišti
- Samostatná protipožární ochrana po dobu minimálně 90 minut, nejsou potřeba žádná další protipožární opatření
- Nejsou potřeba žádné speciální bezpečnostní nádoby
- Žádná kontaminace rozpouštědly
- Žádná dekantace – žádné další riziko výbuchu
- Skříně nabízejí špičkovou ochranu (jistotu; bezpečnost pracovníků)
- Maximální flexibilita instalace. Při změně účelu používání místnosti lze skříně snadno

přidat nebo odebrat, aniž by bylo třeba provádět jakékoliv architektonické úpravy (hasící systémy, zhašecí stěny atd.)

Společnost asecos vytvořila brožuru týkající se skladování nebezpečných materiálů v 21. století. Poskytuje obecný pohled na danou tematiku a shrnuje podrobnosti o normě EN 14470.

Online verzi lze najít zde:

<http://www.asecos.com/21-century-laboratories/index.html>

Na následujících stránkách najdete vybrané portfolio produktů společnosti asecos pro nejběžnější skladování. Pokud nemůžete najít vhodný produkt pro vaše použití, navštivte náš web nebo nahlédněte do našeho hlavního katalogu.



Prověřená bezpečnost, na kterou se můžete spolehnout

Kvalita a bezpečnost našich produktů je oceňována a certifikována všemi předními instituty. Produkty vyrobené přímo společností asecos jsou testovány tak, aby dosahovaly maximální bezpečnosti a kvality.

Naše skříně pro bezpečné skladování se zrcadlí ve jménu bezpečnosti

Každý typ modelu skříní pro bezpečné skladování od společnosti asecos odolných proti požáru musí být úspěšně testován v požární komoře nezávislou laboratoří na testování materiálů.

Je tak testován v souladu s nejpřísnějšími požadavky podle části 1 nebo 2 evropské normy EN 14470, aby ukázal svoji míru ochrany proti požáru.

Bezpečnost při každodenním použití

Skříně pro bezpečné skladování od společnosti asecos jsou testovány v souladu s požadavky platných bezpečnostních směrnic. Po úspěšném zvládnutí testování v rámci rozsáhlého testovacího programu GS, platného od 31.12.2012, nezávislá organizace zdokumentuje a osvědčí, že produkty od společnosti asecos jsou dostatečně odolné a kvalitní.

Značka GS se uděluje jen tehdy, pokud například testované produkty bez poškození odolaly nepřetržitému mechanickému testování 50 000 cyklů. Skříně pro bezpečné skladování od společnosti asecos v této zkoušce uspěly.

Průběžná kontrola kvality

Výroba skříní pro bezpečné skladování od společnosti asecos podléhá dobrovolnému a trvalému externímu monitorování ze strany akreditovaného a nezávislého institutu pro testování materiálů.

Bez předchozího varování jsou vybrány skříně pro bezpečné skladování z aktuálního výrobního procesu a následně jsou znovu testovány v požární komoře.



Dlouhodobě spolehlivý partner

Společnost asecos GmbH byla oceněna certifikátem „Best Credit Rating 2013“ německou ratingovou agenturou Euler Hermes Rating Deutschland GmbH. Celkem u přibližně 3 milionů německých společností bylo mezi lety 2010 a 2012 kontrolováno roční účetnictví. Jen méně než jednomu procentu z nich nakonec organizace Euler Hermes udělila výše zmíněný certifikát.

Mateřská společnost asecos byla oceněna za svoji obzvláště dobrou úvěruschopnost i vysokou míru transparentnosti s ohledem na finanční informace. Pro společnost asecos je to již třetí rok, kdy byla takto „vyznamenána“. Společnost získala ceněný certifikát „CrefoZert“ za vynikající úvěruschopnost od organizace CreditReform Hanau Leibrock KG v letech 2010 a 2011.

Mimořádné řízení jakosti

Náš certifikovaný systém řízení jakosti vyhovuje mezinárodnímu standardu ISO 9001, což dokazuje, že orientaci na kvalitu každého dílčího procesu společnost asecos neustále ve všech činnostech potvrzuje svoji filosofií.

Ventilace – ochrana a bezpečnost při práci

Společnost asecos již více než 20 let vyrábí ventilační vybavení pro práci s nebezpečnými materiály. Všechna pracoviště společnosti asecos, kde se pracuje s nebezpečnými materiály (včetně všech speciálních verzí), byla postupem času důkladně testována podle německých (např. DIN 12924-1) a evropských standardů (např. EN 14175-3 odst. 5.4.4). Rovněž na poli ventilace skříní pro bezpečné skladování nabízí společnost asecos široké a neustále se rozrůstající portfolio rozličných řešení.

Společnost asecos je i se všemi svými produkty podporována proslulými testovacími instituty, jako jsou například infraserv Höchst, IFI Institute for Industrial Aerodynamics, Tintschl Engineering a další, kteří přispívají k vývoji dokonalých řešení přímo ze sériové linky certifikovaných produktů.



Číslo certifikátu
FS 529824/6705D



PŘEHLED

Skladování hořavin	 NENÍ VHODNÉ Bezpečnostní nádoby jsou nezbytné	 VHODNÉ Bezpečnostní nádoby jsou doporučeny	 VHODNÉ ŽÁDNÁ OMEZENÍ	
Izolace	ŽÁDNÁ IZOLACE	VZDUCHOVÁ IZOLACE	DESKY ODOLNÉ PROTI POŽÁRŮM	
Certifikace	ŽÁDNÁ	CERTIFIKACE TŘETÍCH STRAN (NAPŘ. FM 6050, UL 1275)	EN 14470-1	
Odolnost proti ohni (minuty)				
Riziko neštěstí	VELMI VYSOKÉ	STŘEDNÍ	NÍZKÉ	ŽÁDNÁ
Právní důsledky a osobní odpovědnost				
	ŽÁDNÁ BEZPEČNOST		MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST	



AGT – Pohodlná manipulace

- manipulace jednou rukou pro skříně s dvojitými dveřmi
- stačí jen zatáhnout za madlo pravých dveří
- jako kouzlem se otevřou i levé dveře
- nádoby lze držet bezpečně v ruce



ZÁDRŽNÝ SYSTÉM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – POHODLNÉ A BEZPEČNÉ PRO UŽIVATELE

- snadné zajištění dveří
- pohodlné a bezpečné vyjmutí nebo uskladnění nádob



Nádoby byly vyjmuty nebo uskladněny?

klidně se vraťte na svoje pracoviště – skříně se postará o zbytek!

TSA – VŽDY ZAVŘENÉ DVEŘE

- dveře se zavírají automaticky a bezpečně
- uvolnění zachycených dveří přibližně po 60 sekundách
- akustický a vizuální signál před zavřením
- už žádné problémy s dveřmi, které jste zapomněli zavřít



Skládací dveře jsou ideální volbou v místech s omezeným prostorem, jako je laboratoř. Umožňují průchod kolem skříně i ve chvíli, kdy jsou dveře dokořán.

Skládací dveře jsou navíc rovněž k dispozici s technologií pro manipulaci jednou rukou (S-PHOENIX Vol. 2-90) a dokonce s technologií plně automatických dveří včetně senzorové detekce (S-PHOENIX touchless-90).

Velká výhoda, která výrazně přispívá k bezpečnosti, protože je možné nádoby držet neustále oběma rukama.

Přibl. o 20 %

více místa před skříní, když jsou otevřené dveře, v porovnání se skříní pro bezpečné skladování s křídlovými dveřmi

Přibl. 90 %

veškerého úložného prostoru je viditelných a přístupných, když jsou skládací dveře otevřeny.



Bezpečné skladování nehořlavých chemikálií

SL-LINE

Skladování žíravých chemikálií

C-LINE CS-CLASSIC/CF-CLASSIC

Bezpečné skladování toxických, vodu znečišťujících a lehce žíravých chemikálií

C-LINE CS-CLASSIC MultiRisk

Oddělené skladování toxických, vodu znečišťujících a lehce žíravých chemikálií v jedné skříni







Skříň pro kyseliny a zásady SL-CLASSIC model SL.196.120.MV
ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení s 12 vysouvacími poli-
cemi vč. plastové olejové vany
Objednací číslo 30606-001-30608



Skříň pro kyseliny a zásady SL-CLASSIC model SL.196.120.MV
ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení s 8 vysouvacími poli-
cemi vč. plastové olejové vany
Objednací číslo 30606-001-30607



Skříň pro kyseliny a zásady SL-CLASSIC model SL.196.060.MH
ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se 6 vysouvacími poli-
cemi vč. plastové olejové vany
Objednací číslo 30612-001-30615



Skříň pro kyseliny a zásady SL-CLASSIC model SL.196.060.MH
ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se 4 vysouvacími poli-
cemi vč. plastové olejové vany
Objednací číslo 30612-001-30614

Schválené skladování agresivních, nehořlavých, nebezpečných materiálů na pracovištích

- Certifikace GS
- vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Konstrukce

- robustní konstrukce s bezpečnostními prvky implementovanými zvnějšku skladovací přihrádky pro zvýšenou ochranu proti korozi, snadné čištění
- vnější plášť a dveře vyrobené z ocelového plechu, světle šedé provedení (RAL 7035)
- dvě hermeticky oddělené skladovací přihrádky
- dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou (možná integrace do systému zamykání)
- možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné podlaze
- integrované nekovové větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75) k technickému odsávacímu zařízení pomocí jediného přívodu odsávaného vzduchu
- oddělené odsávání vzduchu ze skladovacích přihrádek zaručující vynikající ventilaci skříně

Standardní vnitřní vybavení

- vysouvací police vč. plastové olejové vany

Vysouvací police

vysoce kvalitní a robustní konstrukce s odnímatelnou plastovou olejovou vanou

Objednací číslo 30609
pro všechny modely



TECHNICKÉ ÚDAJE:		MODEL SL.196.120.MV	MODEL SL.196.060.MH
Rozměry	Š × H × V (mm)	vnější 1 197 × 603 × 1 965	597 × 603 × 1 965
		vnitřní (2 ×) 485 × 570 × 1 869	485 × 570 × 914 (horní část) 485 × 570 × 833 (dolní část)
Hloubka s otevřenými dveřmi	(mm)	1 153	1 119
Hmotnost skříně	(kg)	160	125
Odsávání vzduchu	(NW)	75	75
Maximální zatížení police	(kg) rovnoměrně rozloženo	25	25
Kapacita plastové olejové vany	(litry)	18	18
Výměna vzduchu 30×	(m³/h)	18,5	7,6
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	56	40
Maximální zatížení	(kg)	300	300
Rozložené zatížení	(max. kg/m²)	240	444



Skříň pro kyseliny a zásady SL-CLASSIC model SL.060.140.UB.3T
ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se 4 vysouvacími poli-
cemi vč. plastové olejové vany a jedné police, volitelná kolečka se soklem (výška
30 mm)
Objednací číslo 30616-001-30618
Objednací číslo 30616-001-30617 (2 vysouvací police)

Skříň pro kyseliny a zásady SL-CLASSIC model SL.060.110.UB.2T
ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se 2 vysouvacími poli-
cemi vč. plastové olejové vany, volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30619-001-30620

Skříň pro kyseliny a zásady SL-CLASSIC model SL.060.110.UB.2T
ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se 4 vysouvacími poli-
cemi vč. plastové olejové vany, volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30619-001-30621

Skříň pro kyseliny a zásady SL-CLASSIC model SL.060.059.UB.T
ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se 2 vysouvacími poli-
cemi vč. plastové olejové vany, volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30622-001-30625
Objednací číslo 30616-001-30624 (1 vysouvací police)

Schválené skladování agresivních, nehořlavých, nebezpečných materiálů na pracovištích

- Certifikace GS
- vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Konstrukce

- robustní konstrukce s bezpečnostními prvky implementovanými zvnějšku skladovací přihrádky pro zvýšenou ochranu proti korozi, snadné čištění
- vnější plášť a dveře vyrobené z ocelového plechu, světle šedé provedení (RAL 7035)
- dvě oddělené skladovací přihrádky (model SL.060.140.UB.3T a model SL.060.110.UB.2T)
- dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou
- integrované nekovové větrací potrubí připravené pro připojení (NW 50) k technickému odsávacímu zařízení pomocí jediného přívodu odsávaného vzduchu
- oddělené odsávání vzduchu ze skladovacích přihrádek zaručující vynikající ventilaci skříně

Standardní vnitřní vybavení

- vysouvací police vč. plastové olejové vany



Kolečka se soklem (volitelné pro všechny modely)

- stabilní** – snadný pohyb skříně
- flexibilní** – nastavení výšky podle různého laboratorního nábytku
- bezpečné upevnění skříně** – integrovaný mechanismus zámku

Kolečka se soklem (výška 30 mm)


vyrobeno z ocelového plechu, laminované
plastem RAL 7035

Objednací číslo 30374
pro model SL.060.140.UB.3T

Objednací číslo 30362
pro model SL.060.110.UB.2T

Objednací číslo 30478
pro model SL.060.059.UB.T

TECHNICKÉ ÚDAJE:		MODEL SL.060.140.UB.3T	MODEL SL.060.110.UB.2T	MODEL SL.060.059.UB.T
Rozměry	Š × H × V (mm)	vnější 1 400 × 570 × 600	1 100 × 570 × 600	590 × 570 × 600
		vnitřní (2 ×) 489 × 531 × 562	(2 ×) 486 × 531 × 562	488 × 530 × 562
Hloubka s otevřenými dveřmi	(mm)	1 094	1 094	1 112
Hmotnost skříně	(kg)	80	60	40
Odsávání vzduchu	(NW)	50	50	50
Kapacita plastové olejové vany	(litry)	18	18	18
Výměna vzduchu 30×	(m³/h)	8,8	8,8	4,4
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	10	10	5
Maximální zatížení	(kg)	100	100	100
Rozložené zatížení	(max. kg/m²)	82	93	151

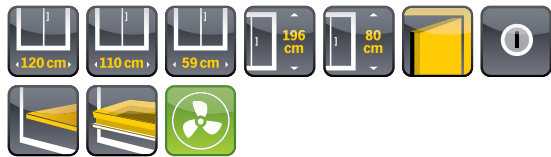

Skříň pro kyseliny a zásady SL-CLASSIC model SL.196.120.MV.WDC
ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení s 8 vysouvacími policemi vč. plastové olejové vany
Objednací číslo 32662-001-30607
Objednací číslo 30616-001-30608 (12 vysouvacích polic)



Skříň pro kyseliny a zásady SL-CLASSIC model SL.080.110.UB.2TC
ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se 4 vysouvacími policemi vč. plastové olejové vany, volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 32659-001-30621
Objednací číslo 32659-001-30620 (2 vysouvací police)



Skříň pro kyseliny a zásady SL-CLASSIC model SL.080.059.UB.TCR
ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se 2 vysouvacími policemi vč. plastové olejové vany, volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 32660-001-30625
Objednací číslo 32660-001-30624 (1 vysouvací police)

Schválené skladování agresivních, nehořlavých, nebezpečných materiálů na pracovištích

- Certifikace GS, shoda CE
- vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Konstrukce

- robustní konstrukce s bezpečnostními prvky implementovanými zvnějšku skladovací přihrádky pro zvýšenou ochranu proti korozi, snadné čištění
- vnější plášť a dveře vyrobené z ocelového plechu, světle šedé provedení (RAL 7035)
- dvě oddělené skladovací přihrádky (model SL.080.110.UB.2TC a model SL.196.120.MV.WDC)
- dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou
- dveře se zavírají automaticky pomocí integrovaného systému zavírání dveří

- integrované nekovové větrací potrubí připravené pro připojení (NW 50) k technickému odsávacímu zařízení pomocí jediného přívodu odsávaného vzduchu
- oddělené odsávání vzduchu ze skladovacích přihrádek zaručující vynikající ventilaci skříně

Standardní vnitřní vybavení

- vysouvací police vč. plastové olejové vany



Kolečka se soklem (výška 30 mm)
pro podstolové skříně, vyrobeno z ocelového plechu, laminované plastem RAL 7035

Objednací číslo 30362
pro model SL.080.110.UB.2TC

Objednací číslo 30478
pro model SL.080.059.UB.TCR



Vysouvací police

vysoce kvalitní a robustní konstrukce s odnímatelnou plastovou olejovou vanou

Objednací číslo 30609
pro všechny modely

TECHNICKÉ ÚDAJE:		MODEL SL.196.120.MV.WDC	MODEL SL.080.110.UB.2TC	MODEL SL.080.059.UB.TCR
Rozměry	Š × H × V (mm)	vnější 1 197 × 603 × 1 965	1 100 × 570 × 800	590 × 570 × 800
		vnitřní (2 ×) 485 × 570 × 1 869	(2 ×) 486 × 531 × 762	488 × 530 × 762
Hloubka s otevřenými dveřmi	(mm)	1 153	1 096	1 112
Hmotnost skříně	(kg)	162	73	48
Odsávání vzduchu	(NW)	75	50	50
Kapacita plastové olejové vany	(litry)	18	18	18
Výměna vzduchu 30×	(m³/h)	18,5	11,8	5,9
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	56	10	5
Maximální zatížení	(kg)	300	100	100
Rozložené zatížení	(max. kg/m²)	241	100	160



Skříň na chemikálie CS-CLASSIC model CS.195.105(WDFW)
s křídlovými dveřmi (výstražná žlutá RAL 1004), vnitřní vybavení se 3 policemi, perforovaná vložka a spodní sběrná olejová vana (pozinkovaný ocelový plech)
Objednací číslo 30495-040-30508 (výstražná žlutá)
rovněž k dispozici:
Objednací číslo 30495-041-30508 (světle šedá)
Objednací číslo 30496-040-30508 (výstražná žlutá, s prosklenými otvory)
Objednací číslo 30496-041-30508 (světle šedá, s prosklenými otvory)



Skříň na chemikálie CS-CLASSIC model CS.195.105(WDFW)
s křídlovými dveřmi (světle šedá RAL 7035) s prosklenými otvory, vnitřní vybavení se 4 vysouvacími policemi vč. plastové olejové vany
Objednací číslo 30496-041-30516 (světle šedé, s prosklenými otvory)
rovněž k dispozici:
Objednací číslo 30495-040-30516 (výstražná žlutá)
Objednací číslo 30495-041-30516 (světle šedá)
Objednací číslo 30496-040-30516 (výstražná žlutá, s prosklenými otvory)



Skříň na chemikálie CS-CLASSIC model CS.195.105(WDFW)
s křídlovými dveřmi (výstražná žlutá RAL 1004), vnitřní vybavení se 6 vysouvacími policemi vč. plastové olejové vany
Objednací číslo 30495-040-30518 (výstražná žlutá)
rovněž k dispozici:
Objednací číslo 30495-041-30518 (světle šedá)
Objednací číslo 30496-040-30518 (výstražná žlutá, s prosklenými otvory)
Objednací číslo 30496-041-30518 (světle šedá, s prosklenými otvory)



Skříň na chemikálie CS-CLASSIC model CS.110.105(WDFW)
s křídlovými dveřmi (výstražná žlutá RAL 1004), vnitřní vybavení se 2 policemi, perforovaná vložka a spodní sběrná olejová vana (pozinkovaný ocelový plech)
Objednací číslo 30492-040-30498 (výstražná žlutá)
rovněž k dispozici:
Objednací číslo 30492-041-30498 (světle šedá)
Objednací číslo 30493-040-30498 (výstražná žlutá, s prosklenými otvory)
Objednací číslo 30493-041-30498 (světle šedá, s prosklenými otvory)



Skříň na chemikálie CS-CLASSIC model CS.110.105(WDFW)
s křídlovými dveřmi (světle šedá RAL 7035), vnitřní vybavení se 2 vysouvacími policemi vč. plastové olejové vany
Objednací číslo 30492-040-30506 (výstražná žlutá)
rovněž k dispozici:
Objednací číslo 30492-041-30506 (světle šedá)
Objednací číslo 30493-040-30506 (výstražná žlutá, s prosklenými otvory)
Objednací číslo 30493-041-30506 (světle šedá, s prosklenými otvory)



Skříň na chemikálie CS-CLASSIC model CS.110.105(WDFW)
s křídlovými dveřmi (světle šedá RAL 7035) s prosklenými otvory, vnitřní vybavení se 3 vysouvacími policemi vč. plastové olejové vany
Objednací číslo 30493-041-30507
rovněž k dispozici:
Objednací číslo 30492-040-30507 (výstražná žlutá)
Objednací číslo 30492-041-30507 (světle šedá)
Objednací číslo 30493-040-30507 (výstražná žlutá, s prosklenými otvory)

Bezpečné a schválené skladování nehořlavých chemikálií a toxických látek na pracovištích

Konstrukce:

- robustní konstrukce a životnost, tělo vyrobené z ocelového plechu s vysoce strukturovaným povrchovým nátěrem
- žádné neoprávněné použití, dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou (integrovaného do otočné kliky)
- snadná regulace, možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné podlaze

Ventilace

- redukce zápachu uvnitř skříně
- přirozená ventilace díky větracím otvorům ve dně skříně

Křídlové dveře

- 5 dalších barev dveří je bezplatně k dispozici na vyžádání



Dostupné vnitřní vybavení:

- 2 nebo 3 police, perforovaná vložka a spodní sběrná olejová vana (rovněž k dispozici v podle STAWA-R)
- 4 nebo 6 vysouvacích polic s odnímatelnou plastovou olejovou vanou

TECHNICKÉ ÚDAJE: MODEL CS.110.105(WDFW)

Rozměry	Š × H × V (mm)	vnější 1 055 × 520 × 1 105	
		vnitřní 996 × 493 × 990	
Hmotnost skříně	(kg)	48	
Maximální zatížení	(kg)	400	
Maximální rozložené zatížení	(kg/m ²)	279	
Maximální zatížení police	(kg)	rovnoměrně rozloženo	100
Kapacita vysouvací police	(litry)	rovnoměrně rozloženo	34
Kapacita spodní sběrné olejové vany	(litry)	33	
Výměna vzduchu 10×	(m ³ /h)	4,9	
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	1	
Odsávání vzduchu	(NW)	75	

TECHNICKÉ ÚDAJE: MODEL CS.195.105(WDFW)

Rozměry	Š × H × V (mm)	vnější 1 055 × 520 × 1 950	
		vnitřní 996 × 493 × 1 835	
Hmotnost skříně	(kg)	75	
Maximální zatížení	(kg)	600	
Maximální rozložené zatížení	(kg/m ²)	421	
Maximální zatížení police	(kg)	rovnoměrně rozloženo	100
Kapacita vysouvací police	(litry)	rovnoměrně rozloženo	34
Kapacita spodní sběrné olejové vany	(litry)	33	
Výměna vzduchu 10×	(m ³ /h)	9	
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	2	
Odsávání vzduchu	(NW)	75	



Skříň na chemikálie CS-CLASSIC model CS.195.054(WDFW)
s křídlovými dveřmi (výstražná žlutá RAL 1004), vnitřní vybavení se 3 policemi, perforovaná vložka a spodní sběrná olejová vana (pozinkovaný ocelový plech)
Objednací číslo 30561-040-30573
rovněž k dispozici:
Objednací číslo 30561-041-30573 (světle šedá)
Objednací číslo 30563-040-30573 (výstražná žlutá, s prosklenými otvory)
Objednací číslo 30563-041-30573 (světle šedá, s prosklenými otvory)



Skříň na chemikálie CS-CLASSIC model CS.195.054(WDFW)
křídlové dveře (světle šedá RAL 7035) s prosklenými otvory, vnitřní vybavení se 4 vysouvacími policemi vč. plastové olejové vany
Objednací číslo 30563-041-30579
rovněž k dispozici:
Objednací číslo 30561-040-30579 (výstražná žlutá)
Objednací číslo 30561-041-30579 (světle šedá)
Objednací číslo 30563-040-30579 (výstražná žlutá, s prosklenými otvory)



Skříň na chemikálie CS-CLASSIC model CS.195.054(WDFW)
křídlové dveře (výstražná žlutá RAL 1004), vnitřní vybavení se 6 vysouvacími policemi vč. plastové olejové vany
Objednací číslo 30561-040-30581
rovněž k dispozici:
Objednací číslo 30561-041-30581 (světle šedá)
Objednací číslo 30563-040-30581 (výstražná žlutá, s prosklenými otvory)
Objednací číslo 30563-041-30581 (světle šedá, s prosklenými otvory)



Skříň na chemikálie CS-CLASSIC model CS.110.105(WDFW)
křídlové dveře (výstražná žlutá RAL 1004), vnitřní vybavení se 2 policemi, perforovaná vložka a spodní sběrná olejová vana (pozinkovaný ocelový plech)
Objednací číslo 30557-040-30565
rovněž k dispozici:
Objednací číslo 30557-041-30565 (světle šedá)
Objednací číslo 30559-040-30565 (výstražná žlutá, s prosklenými otvory)
Objednací číslo 30559-041-30565 (světle šedá, s prosklenými otvory)



Skříň na chemikálie CS-CLASSIC model CS.110.105(WDFW)
křídlové dveře (světle šedá RAL 7035), vnitřní vybavení se 2 vysouvacími policemi vč. plastové olejové vany
Objednací číslo 30557-041-30571
rovněž k dispozici:
Objednací číslo 30557-040-30571 (výstražná žlutá)
Objednací číslo 30559-040-30571 (výstražná žlutá, s prosklenými otvory)
Objednací číslo 30559-041-30571 (světle šedá, s prosklenými otvory)



Skříň na chemikálie CS-CLASSIC model CS.110.054(WDFW)
křídlové dveře (výstražná žlutá RAL 1004), s prosklenými otvory, vnitřní vybavení se 3 vysouvacími policemi vč. plastové olejové vany
Objednací číslo 30559-040-30572
rovněž k dispozici:
Objednací číslo 30557-040-30572 (výstražná žlutá)
Objednací číslo 30557-041-30572 (světle šedá)
Objednací číslo 30559-041-30572 (světle šedá, s prosklenými otvory)

Bezpečné a schválené skladování nehořlavých chemikálií a toxických látek na pracovištích

- Konstrukce:**
- robustní konstrukce a životnost, tělo vyrobené z ocelového plechu s vysoce strukturovaným povrchovým nátěrem
 - žádné neoprávněné použití, dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou (integrovaného do otočné kliky)
 - snadná regulace, možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné podlaze

- Ventilace**
- redukce zápachu uvnitř skříně
 - přirozená ventilace díky větracím otvorům ve dně skříně

- Křídlové dveře**
- 5 dalších barev dveří je bezplatně k dispozici na vyžádání



- Dostupné vnitřní vybavení:**
- 2 nebo 3 police, perforovaná vložka a spodní sběrná olejová vana (rovněž k dispozici v podle STAWA-R)
 - 4 nebo 6 vysouvacích polic s odnímatelnou plastovou olejovou vanou

TECHNICKÉ ÚDAJE:		MODEL CS.110.054(WDFW)	
Rozměry	Š × H × V (mm)	vnější	545 × 520 × 1 105
		vnitřní	486 × 493 × 990

Hmotnost skříně	(kg)	31
Maximální zatížení	(kg)	400
Maximální rozložené zatížení	(kg/m²)	520
Maximální zatížení police	(kg) rovnoměrně rozloženo	50
Kapacita vysouvací police	(litry) rovnoměrně rozloženo	15
Kapacita spodní sběrné olejové vany	(litry)	22
Výměna vzduchu 10×	(m³/h)	2,4
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	1
Odsávání vzduchu	(NW)	75

TECHNICKÉ ÚDAJE:		MODEL CS.195.054(WDFW)	
Rozměry	Š × H × V (mm)	vnější	545 × 520 × 1 950
		vnitřní	486 × 493 × 1 835

Hmotnost skříně	(kg)	51
Maximální zatížení police	(kg) rovnoměrně rozloženo	50
Maximální zatížení	(kg)	600
Maximální rozložené zatížení	(kg/m²)	786
Kapacita vysouvací police	(litry) rovnoměrně rozloženo	15
Kapacita spodní sběrné olejové vany	(litry)	22
Výměna vzduchu 10×	(m³/h)	4,4
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	1
Odsávání vzduchu	(NW)	75

Bezpečné skladování hořlavých a nehořlavých chemikálií

Úroveň bezpečného skladování – 30 minut

30

Bezpečnostní aspekty a bezpečnostní seznam viz

ODBORNÉ INFORMACE

Porovnání skříní pro bezpečné skladování hořlavin

Dnes se hořlaviny používají ve většině laboratoří a průmyslových prostředích. Nesprávné skladování těchto materiálů vysoce ohrožuje osoby i majetek. Protože je na trhu celá řada skříní pro skladování hořlavin, je pro uživatele často obtížné vybrat vhodný produkt pro jejich konkrétní použití nebo situaci.

Brožura má za úkol pomoci pochopit výhody a nevýhody různých standardů a učinit správné rozhodnutí pro zajištění bezpečnějšího pracoviště.

Kontaktujte nás na adrese
info@asecos.com
a získáte svoji bezplatnou kopii!




SKŘÍNĚ CERTIFIKOVÁNY V SOULADU S TĚMITO NORMAMI:

- EN 14470-1 (Technologie Type 30)
- EN 14727 (Laboratorní nábytek)
- Zákon o bezpečnosti produktů (GPSG)

Q-LINE 30 minut

S-LINE 30 minut

UB-LINE 30 minut

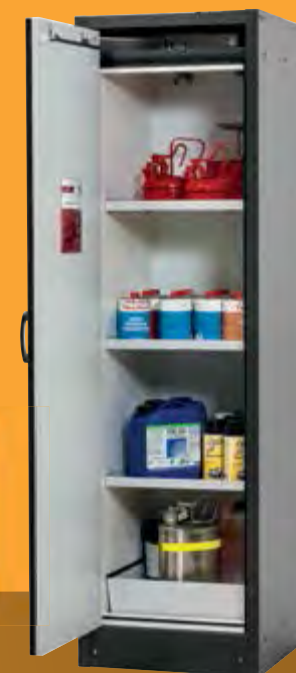



Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-30 model Q30.195.116
s dveřmi ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), 3 police a
spodní sběrná olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem),
kryt základny a volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 31003-060-30005



Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-30 model Q30.195.116
s dveřmi ve světle šedém provedení (RAL 7035), 3 police a
spodní sběrná olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem),
kryt základny a volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 31003-061-30005



HIGHLIGHT

**VELKÁ
ÚLOŽNÁ KA-
PACITA**

—

**VYNIKA-
JÍCÍ POMĚR
CENA/
VÝKON**

Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-30 model Q30.195.086
s dveřmi ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004) nebo ve světle šedém
provedení (RAL 7035), 3 police a spodní sběrná olejová vana (ocelový plech
laminovaný plastem), kryt základny a volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 31008-060-30045 (výstražná žlutá)
Objednací číslo 31008-061-30045 (světle šedá)



Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-30 model Q30.195.056
s dveřmi ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004) nebo ve světle šedém
provedení (RAL 7035), 3 police a spodní sběrná olejová vana (ocelový plech
laminovaný plastem), kryt základny a volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 31002-060-30078 (výstražná žlutá)
Objednací číslo 31002-061-30078 (světle šedá)

Schválené skladování nebezpečných materiálů na pracovištích

- zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
- odolnost proti ohni 30 minut, certifikace GS, shoda CE
- vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Konstrukce

- robustní konstrukce s trojitými dveřmi s panty
- čelní strana dveří se strukturovaným povrchovým nátěrem odolným proti poškrábání
- dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou (možná integrace do systému zamykání)
- integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75) k technickému odsávacímu zařízení
- plášť skříně v antracitově šedé barvě (sim. RAL 7016)

Křídlové dveře

- dveře se zastavují v libovolné poloze, automatické zavírání v případě požáru pomocí integrovaného tepelně aktivovaného systému
- 5 dalších barev dveří je bezplatně k dispozici na vyžádání:



Transportní základna a Q-Mover:


- integrovaná transportní základna s odnímatelným volitelným krytem základny
- snadná přeprava skříně bez použití palet
- volitelný systém Q-Mover pro interní přepravu

Standardní vnitřní vybavení:

- 3 police, 1 spodní sběrná olejová vana

Perforovaná vložka (V=60 mm)

vyrobena z ocelového plechu,
laminované plastem RAL 7035,
pro spodní sběrnou olejovou vanu

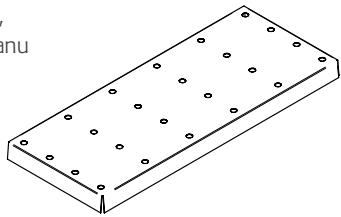

Objednací číslo 5555
pro model Q30.195.056

Objednací číslo 11165
pro model Q30.195.086

Objednací číslo 5536
pro model Q30.195.116

Kryt základny

Objednací číslo 31923
pro model Q30.195.056

Objednací číslo 31924
pro model Q30.195.086

Objednací číslo 31925
pro model Q30.195.116

Q-Mover

pro snadnou přepravu
širokých skříní normálními
pokojovými dveřmi



Objednací číslo 30037
(sada o 2 kusech)



TECHNICKÉ ÚDAJE		MODEL Q30.195.116	MODEL Q30.195.086	MODEL Q30.195.056
Rozměry	Š × H × V (mm)	vnější 1 164 × 620 × 1 947	864 × 620 × 1 947	564 × 620 × 1 947
		vnitřní 1 050 × 519 × 1 626	750 × 519 × 1 626	450 × 519 × 1 626
Hloubka s otevřenými dveřmi	(mm)	1 154	1 394	1 094
Hmotnost skříně	(kg)	240	195	146
Odsávání vzduchu	(NW)	75	75	75
Maximální zatížení police	(kg)	rovnoměrné rozloženo 75		75
Police s přírůbkou výškou	(mm)	zvýšení 32		32
Kapacita spodní sběrné olejové vany	(litry)	33	23	22
Výměna vzduchu 10×	(m³/h)	8,9	6,3	3,8
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	< 10	< 10	< 10
Maximální zatížení	(kg)	600	600	600
Rozložené zatížení	(max. kg/m²)	445	568	816
Transportní základna	Š × V (mm)	1 088 × 90	788 × 90	488 × 90
	Výška otvoru (mm)	90	90	90
	Čistá šířka (mm)	1 012	712	412




Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-30 model Q30.195.116
s dveřmi ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), vnitřní vybavení se 6 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem), volitelný kryt základny
Objednací číslo 31003-060-30017 (výstražná žlutá)
Objednací číslo 31003-061-30017 (světle šedá)



Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-30 model Q30.195.116
s dveřmi ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se 4 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem), volitelný kryt základny
Objednací číslo 31003-060-30015 (výstražná žlutá)
Objednací číslo 31003-061-30015 (světle šedá)

HIGHLIGHT

VELKÁ
ÚLOŽNÁ
KAPACITA
—
VYNIKAJÍCÍ
POMĚR
CENA/
VÝKON

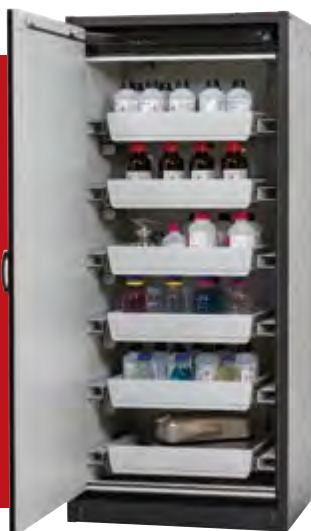

Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-30 model Q30.195.086
s dveřmi ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004) nebo světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se 4 nebo 6 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem), volitelný kryt základny
Objednací číslo 31008-060-30053 (výstražná žlutá, 4 zásuvky)
Objednací číslo 31008-061-30053 (světle šedá, 4 zásuvky)
Objednací číslo 31008-060-30055 (výstražná žlutá, 6 zásuvky)
Objednací číslo 31008-061-30055 (světle šedá, 6 zásuvky)



Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-30 model Q30.195.056
s dveřmi ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004) nebo světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se 4 nebo 6 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem), volitelný kryt základny
Objednací číslo 31002-060-30090 (výstražná žlutá, 6 zásuvek)
Objednací číslo 31002-061-30090 (světle šedá, 6 zásuvek)
Objednací číslo 31002-060-30088 (výstražná žlutá, 4 zásuvky)
Objednací číslo 31002-061-30088 (světle šedá, 4 zásuvky)

Schválené skladování nebezpečných materiálů na pracovištích

- zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
- odolnost proti ohni 30 minut, certifikace GS, shoda CE
- vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Konstrukce

- robustní konstrukce s trojitými dveřmi s panty
- čelní strana dveří se strukturovaným povrchovým nátěrem odolným proti poškrábání
- dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou (možná integrace do systému zamykání)
- integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75) k technickému odsávacímu zařízení
- plášť skříně v antracitově šedé barvě (sim. RAL 7016)
- 7 barev dveří je k dispozici zdarma

Křídlové dveře

- dveře se zastavují v libovolné poloze, automatické zavírání v případě požáru pomocí integrovaného tepelně aktivovaného systému
- 5 dalších barev dveří je bezplatně k dispozici na vyžádání:



Transportní základna a Q-Mover:

- integrovaná transportní základna s odnímatelným volitelným krytem základny
- snadná přeprava skříně bez použití palet
- volitelný systém Q-Mover pro interní přepravu

Standardní vnitřní vybavení:

- 4 nebo 6 zásuvek (ocelový plech laminovaný plastem)

Kryt základny

Objednací číslo 31923
pro model Q30.195.056

Objednací číslo 31924
pro model Q30.195.086

Objednací číslo 31925
pro model Q30.195.116



Vložená olejová vana

vyrobena z PP, šedá nebo bílá

Objednací číslo 18472
pro model Q30.195.056

Objednací číslo 27948
pro model Q30.195.086

Objednací číslo 10054
pro model Q30.195.116



TECHNICKÉ ÚDAJE:		MODEL Q30.195.116	MODEL Q30.195.086	MODEL Q30.195.056
Rozměry	Š × H × V (mm)	vnější 1 164 × 620 × 1 947	864 × 620 × 1 947	564 × 620 × 1 947
		vnitřní 1 050 × 519 × 1 626	750 × 519 × 1 626	450 × 519 × 1 626
Hloubka s otevřenými dveřmi	(mm)	1 154	1 394	1 094
Hmotnost skříně	(kg)	240	195	146
Odsávání vzduchu	(NW)	75	75	75
Maximální zatížení zásuvky	(kg)			
Kapacita zásuvky	(mm)			
Výměna vzduchu 10×	(m³/h)	8,9	6,3	3,8
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	< 10	< 10	< 10
Maximální zatížení	(kg)	600	600	600
Rozložené zatížení	(max. kg/m²)	445	568	816
Transportní základna	Š × V (mm)	1 088 × 90	788 × 90	488 × 90
	Výška otvoru (mm)	90	90	90
	Čistá šířka (mm)	1 012	712	412



Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-30 model Q30.195.086.WDFW s dveřmi ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se 4 nebo 6 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem), volitelný kryt základny
Objednací číslo 32781-061-30053 (4 zásuvky)
Objednací číslo 32781-061-30055 (6 zásuvek)



Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-30 model Q30.195.086.WDFW s dveřmi ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se 3 policemi a spodní sběrnou olejovou vanou (ocelový plech laminovaný plastem), kryt základny a volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 32781-061-30043

HIGHLIGHT

VELKÁ ÚLOŽNÁ KAPACITA
—
VYNIKAJÍCÍ POMĚR CENA/VÝKON
—
NEBEZPEČNÝ MATERIÁL POD DOHLEDEM I PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍ



Schválené skladování nebezpečných materiálů na pracovištích

- zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
- odolnost proti ohni 30 minut, certifikace GS, shoda CE
- Vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Konstrukce

- robustní konstrukce s trojitými dveřmi s panty
- čelní strana dveří se strukturovaným povrchovým nátěrem odolným proti poškrábání
- dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou (možná integrace do systému zamykání)
- integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75) k technickému odsávacímu zařízení
- plášť skříně v antracitově šedé barvě (sim. RAL 7016)

Křídlové dveře s pevným oknem

- dveře se zastavují v libovolné poloze, automatické zavírání v případě požáru pomocí integrovaného tepelně aktivovaného systému
- nebezpečné materiály jsou pod dohledem i ve chvíli, kdy jsou dveře zavřeny
- šetří čas, žádné zbytečné hledání požadovaných materiálů
- ideální pro instalaci do prodejen nebo prostory pro zásobování materiálem
- dveře s protipožárním sklem EI 30 vyhovujícím normě DIN EN 13501-2

Transportní základna a Q-Mover:

- integrovaná transportní základna s odnímatelným volitelným krytem základny
- snadná přeprava skříně bez použití palet
- volitelný systém Q-Mover pro interní přepravu

Standardní vnitřní vybavení:

- 4 nebo 6 zásuvek (ocelový plech laminovaný plastem)

Kryt základny

Objednací číslo 31924



Vložená olejová vana

vyrobená z PP, šedá nebo bílá

Objednací číslo 27948



TECHNICKÉ ÚDAJE:		MODEL Q30.195.086.WDFW
Rozměry	Š × H × V (mm)	vnější 864 × 620 × 1 947
		vnitřní 750 × 519 × 1 626
Hloubka s otevřenými dveřmi	(mm)	1 394
Hmotnost skříně	(kg)	195
Odsávání vzduchu	(NW)	75
Maximální zatížení police	(kg)	rovnoměrně rozloženo 75
Police s přizpůsobitelnou výškou	(mm)	zvýšení 32
Kapacita spodní sběrné olejové vany	(litry)	23
Výměna vzduchu 10×	(m³/h)	6,3
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	< 10
Maximální zatížení	(kg)	600
Rozložené zatížení	(max. kg/m²)	568
Transportní základna	Š × V (mm)	788 × 90
	Výška otvoru (mm)	90
	Čistá šířka (mm)	712



Podstolová skříň UB-S-90 model UB30.060.140.2S
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka **skříně 570 mm**, se 2 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem) a 2 perforovanými vložkami (nerezová ocel), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30403-001-30404



Podstolová skříň UB-T-90 model UB30.060.110.050.2T
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka **skříně 570 mm**, se spodní sběrnou olejovou vanou a perforovanou vložkou (ocelový plech, laminovaný plastem), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30445-001-30447



Podstolová skříň UB-S-90 model UB30.060.110.S
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka **skříně 570 mm**, se zásuvkou (ocelový plech laminovaný plastem) a perforovanou vložkou (nerezová ocel), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30422-001-30423



Podstolová skříň UB-T-90 model UB30.060.110.2T
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka **skříně 570 mm**, se spodní sběrnou olejovou vanou a perforovanou vložkou (ocelový plech, laminovaný plastem), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30429-001-30430

Schválené skladování nebezpečných materiálů na pracovištích

- zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
- odolnost proti ohni 30 minut
- certifikace GS, shoda CE
- vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Konstrukce

- vnější plášť vyroben z ocelového plechu (světle šedá RAL 7035)
- dveře a zásuvku lze otevřít s vynaložením minimálního úsilí
- bezpečný přístup do všech přihrádek, interiér zásuvky je plně viditelný, otevírání křídlových dveří do úhlu 135°
- dveře a zásuvka zůstávají otevřeny v libovolné poloze
- zásuvka je standardně dodávána se zemničem včetně svorky a s olejovou vanou s těsnicími sváry, dveře a zásuvka se v případě požáru samy zavřou
- dveře a zásuvku lze zamknout pomocí zámku s cylindrickou vložkou
- volitelně k dispozici kolečka se soklem
- integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75) k technickému odsávacímu zařízení

Standardní vnitřní vybavení

- olejová vana integrována do skříně, kapacita zatížení 50 kg (skříň se zásuvkou)
- spodní sběrná olejová vana s perforovanou vložkou (skříň s křídlovými dveřmi)



Kolečka se soklem (volitelné pro všechny modely)

- stabilní** – snadný pohyb skříně
- flexibilní** – nastavení výšky podle různého laboratorního nábytku
- bezpečné upevnění skříně** – integrovaný mechanismus zámku

Kolečka se soklem (výška 30 mm)

vyrobena z ocelového plechu, laminované plastem RAL 7035

Objednací číslo 30362
pro UB30.060.110.S / UB30.060.110.2S / UB30.060.110.2T

Objednací číslo 30374
pro UB30.060.140.2S

TECHNICKÉ ÚDAJE		MODEL UB30.060.140.2S	MODEL UB90.060.110.2T
Rozměry Š × H × V (mm)	vnější	1402 × 574 × 600	1102 × 574 × 600
	vnitřní	1279 × 452 × 502	979 × 452 × 502
Hmotnost skříně	(kg)	230	180
Odsávání vzduchu	(NW)	50	75
Kapacita olejové vany zásuvky	(litry)	20/11,5	-
Maximální zatížení police – rovnoměrně rozloženo	(kg)	-	25,5
Kapacita spodní sběrné olejové vany	(litry)	-	30
Výměna vzduchu 10×	(m³/h)	2,9	25,5
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	<1	2,2
Maximální zatížení	(kg)	300	300
Rozložené zatížení	(max. kg/m²)	240	277

TECHNICKÉ ÚDAJE		MODEL UB30.060.110.S	MODEL UB30.060.110.2S
Rozměry Š × H × V (mm)	vnější	1102 × 574 × 600	1102 × 574 × 600
	vnitřní	979 × 452 × 502	979 × 452 × 502
Hmotnost skříně	(kg)	180	180
Odsávání vzduchu	(NW)	75	75
Kapacita olejové vany zásuvky	(litry)	26	26
Výměna vzduchu 10×	(m³/h)	2,2	2,2
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	<1	<1
Maximální zatížení	(kg)	300	300
Rozložené zatížení	(max. kg/m²)	277	277

Bezpečné skladování hořlavých a nehořlavých chemikálií

Úroveň bezpečného skladování – 90 minut

Bezpečnostní aspekty a bezpečnostní seznam viz

ODBORNÉ INFORMACE

Porovnání skříní pro bezpečné skladování hořlavin

Dnes se hořlaviny používají ve většině laboratoří a průmyslových prostředích. Nesprávné skladování těchto materiálů vysoce ohrožuje osoby i majetek. Protože je na trhu celá řada skříní pro skladování hořlavin, je pro uživatele často obtížné vybrat vhodný produkt pro jejich konkrétní použití nebo situaci.

Brožura má za úkol pomoci pochopit výhody a nevýhody různých standardů a učinit správné rozhodnutí pro zajištění bezpečnějšího pracoviště.

Kontaktujte nás na adrese info@aseocs.com a získáte svoji bezplatnou kopii!



SKŘÍNĚ CERTIFIKOVÁNY V SOULADU S TĚMITO NORMAMI:

- EN 14470-1 (Technologie Type 90)
- EN 14727 (Laboratorní nábytek)
- Zákon o bezpečnosti produktů (GPSG)

.....


Q-LINE 90 minut

S-LINE 90 minut

UB-LINE 90 minut

K-LINE 90 minut



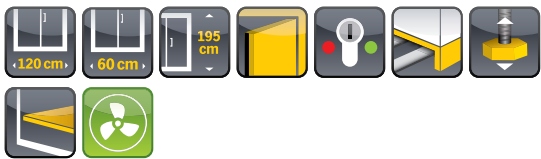

Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-90 model Q90.195.120
s dveřmi ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), 3 police a spodní sběrná olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem), kryt základny a volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 30001-040-30005



Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-90 model Q90.195.120
s dveřmi ve světle šedém provedení (RAL 7035), 3 police a spodní sběrná olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem), kryt základny a volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 30001-041-30005



Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-90 model Q90.195.060
s dveřmi ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), 3 police a spodní sběrná olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem), kryt základny a volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 30072-040-30078



Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-90 model Q90.195.060
s dveřmi ve světle šedém provedení (RAL 7035), 3 police a spodní sběrná olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem), kryt základny a volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 30072-041-30078

Schválené skladování nebezpečných materiálů na pracovištích

- zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
- odolnost proti ohni 90 minut, certifikace GS, shoda CE
- vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Konstrukce

- robustní konstrukce s trojitými dveřmi s panty, povrch odolný proti poškrábání a nárazům, snadné čištění
- dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou (možná integrace do systému zamykání) a indikátorem stavu uzamčení (červený/zelený)
- možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné podlaze
- integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75) k technickému odsávacímu zařízení
- plášť skříně v antracitově šedé barvě (RAL 7016)

Křídlové dveře

- snadná a pohodlná manipulace, dveře se zastavují v libovolné poloze, automatické zavírání v případě požáru pomocí integrovaného tepelně aktivovaného systému
- 5 dalších barev dveří je bezplatně k dispozici na vyžádání:



Transportní základna a Q-Mover

- integrovaná transportní základna s odnímatelným volitelným krytem základny
- volitelný systém Q-Mover pro interní přepravu

Standardní vnitřní vybavení


- 3 police, 1 spodní sběrná olejová vana

Perforovaná vložka (V=60 mm)

vyrobeno z ocelového plechu, laminované plastem RAL 7035 pro spodní sběrnou olejovou vanu

Objednací číslo 5555
pro model Q90.195.060

Objednací číslo 5536
pro model Q90.195.120

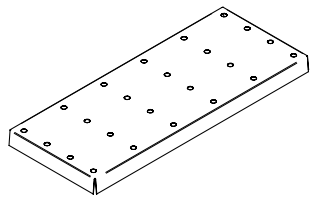

Kryt základny

Objednací číslo 30112
pro model Q90.195.060

Objednací číslo 30036
pro model Q90.195.120




Q-Mover

Pro snadnou přepravu širokých skříní normálními pokojovými dveřmi

Objednací číslo 30037
(sada o 2 kusech)



TECHNICKÉ ÚDAJE:		MODEL Q90.195.120	MODEL Q90.195.060
Rozměry	Š × H × V (mm)	vnější 1 193 × 615 × 1 953	599 × 615 × 1 953
		vnitřní 1 050 × 522 × 1 647	450 × 522 × 1 647
Hloubka s otevřenými dveřmi	(mm)	1 166	1 128
Hmotnost skříně	(kg)	424	265
Odsávání vzduchu	(NW)	75	75
Maximální zatížení police	(kg)	rovnoměrně rozloženo 75	
Police s přizpůsobitelnou výškou	(mm)	zvýšení 32	32
Kapacita spodní sběrné olejové vany	(litry)	33	22
Výměna vzduchu 10×	(m³/h)	9	3,9
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	<5	<5
Maximální zatížení	(kg)	600	600
Rozložené zatížení	(max. kg/m²)	531	894
Transportní základna	Š × V (mm)	1 188 × 90	524 × 90
	Výška otvoru (mm)	90	90
	Čistá šířka (mm)	1 110	516

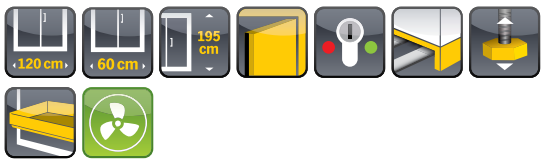

Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-90 model Q90.195.120
s dveřmi ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), vnitřní vybavení se
6 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem), volitelný kryt základny
Objednací číslo 30001-040-30017 (výstražná žlutá)
Objednací číslo 30001-041-30017 (světle šedá)



Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-90 model Q90.195.120
s dveřmi ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se
4 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem), volitelný kryt základny
Objednací číslo 30001-040-30015 (výstražná žlutá)
Objednací číslo 30001-041-30015 (světle šedá)



Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-90 model Q90.195.060
s dveřmi ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se
6 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem), volitelný kryt základny
Objednací číslo 30072-040-30090 (výstražná žlutá)
Objednací číslo 30072-041-30090 (světle šedá)



Skříň pro bezpečné skladování Q-CLASSIC-90 model Q90.195.060
s dveřmi ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), vnitřní vybavení se
4 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem), volitelný kryt základny
Objednací číslo 30072-040-30088 (výstražná žlutá)
Objednací číslo 30072-041-30088 (světle šedá)

Schválené skladování nebezpečných materiálů na pracovištích

- zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
- odolnost proti ohni 90 minut, certifikace GS, shoda CE
- vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Konstrukce

- robustní konstrukce s trojitými dveřmi s panty, povrch odolný proti poškrábání a nárazům, snadné čištění
- dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou (možná integrace do systému zamykání) a indikátorem stavu uzamčení (červený/zelený)
- možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné podlaze
- integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75) k technickému odsávacímu zařízení
- plášť skříně v antracitově šedé barvě (RAL 7016)

Křídlové dveře

- snadná a pohodlná manipulace, dveře se zastavují v libovolné poloze, automatické zavírání v případě požáru pomocí integrovaného tepelně aktivovaného systému
- 5 dalších barev dveří je bezplatně k dispozici na vyžádání:



Transportní základna a Q-Mover

- integrovaná transportní základna s odnímatelným volitelným krytem základny
- volitelný systém Q-Mover pro interní přepravu

Standardní vnitřní vybavení

- 4 nebo 6 zásuvek (ocelový plech laminovaný plastem)

Vložená olejová vana

vyrobená z PP, šedá

Objednací číslo 18472
pro model Q90.195.060

Objednací číslo 10054
pro model Q90.195.120



Kryt základny

Objednací číslo 30112
pro model Q90.195.060

Objednací číslo 30036
pro model Q90.195.120



Q-Mover

pro snadnou přepravu širokých skříní normálními pokojovými dveřmi

Objednací číslo 30037
(sada o 2 kusech)



TECHNICKÉ ÚDAJE:		MODEL Q90.195.120	MODEL Q90.195.060
Rozměry	Š × H × V (mm)	vnější 1 193 × 615 × 1 953	599 × 615 × 1 953
		vnitřní 1 050 × 522 × 1 647	450 × 522 × 1 647
Hloubka s otevřenými dveřmi	(mm)	1 166	1 128
Hmotnost skříně	(kg)	424	265
Odsávání vzduchu	(NW)	75	75
Maximální zatížení zásuvky	(kg)	60	60
Kapacita zásuvky	(litry)	29	29
Výměna vzduchu 10×	(m³/h)	9	3,9
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	<5	<5
Maximální zatížení	(kg)	600	600
Rozložené zatížení	(max. kg/m²)	531	894
Transportní základna	Š × V (mm)	1 188 × 90	524 × 90
	Výška otvoru (mm)	90	90
	Čistá šířka (mm)	1 110	516



Skříň pro bezpečné skladování Q-PEGASUS-90 model Q90.195.120.WDAC
s dveřmi ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), 3 police a spodní sběrná olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem), kryt základny a volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 30002-040-30005



Skříň pro bezpečné skladování Q-PEGASUS-90 model Q90.195.120.WDAC
s dveřmi ve světle šedém provedení (RAL 7035), 3 police a spodní sběrná olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem), kryt základny a volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 30002-041-30005



Skříň pro bezpečné skladování Q-PEGASUS-90 model Q90.195.060.WDAC
s dveřmi ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), 3 police a spodní sběrná olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem), kryt základny a volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 30074-040-30078



Skříň pro bezpečné skladování Q-PEGASUS-90 model Q90.195.060.WDAC
s dveřmi ve světle šedém provedení (RAL 7035), 3 police a spodní sběrná olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem), kryt základny a volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 30074-041-30078

Schválené skladování nebezpečných materiálů na pracovištích

- zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
- odolnost proti ohni 90 minut, certifikace GS, shoda CE
- vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Konstrukce

- robustní konstrukce s trojitými dveřmi s panty, povrch odolný proti poškrábání a nárazům, snadné čištění
- dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou (možná integrace do systému zamykání) a indikátorem stavu uzamčení (červený/zelený)
- možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné podlaze
- integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75) k technickému odsávacímu zařízení
- plášť skříně v antracitově šedé barvě (RAL 7016)

Křídlové dveře

- manipulace jednou rukou pro skříně s dvojitými dveřmi (AGT)
- zádržný systém otevřených dveří (standardní), pohodlné a bezpečné výjmutí nebo uskladnění nádob
- automatické zavírání dveří (TSA) uvolňuje zachycené dveře přibližně po 60 sekundách, akustický a vizuální signál před zavřením
- 5 dalších barev dveří je bezplatně k dispozici na vyžádání:



Transportní základna a Q-Mover

- integrovaná transportní základna s odnímatelným volitelným krytem základny
- volitelný systém Q-Mover pro interní přepravu

Standardní vnitřní vybavení

- 3 police, 1 spodní sběrná olejová vana

Perforovaná vložka (V=60 mm)


vyrobeno z ocelového plechu, laminované plastem RAL 7035, pro spodní sběrnou olejovou vanu

Objednací číslo 5555

pro model Q90.195.060.WDAC

Objednací číslo 5536

pro model Q90.195.120.WDAC

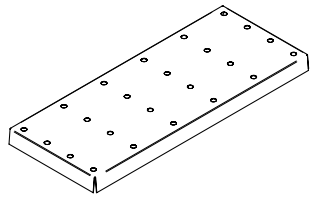

Kryt základny

Objednací číslo 30112

pro model Q90.195.060.WDAC

Objednací číslo 30036

pro model Q90.195.120.WDAC



Q-Mover

pro snadnou přepravu širokých skříní normálními pokojovými dveřmi

Objednací číslo 30037

(sada o 2 kusech)



TECHNICKÉ ÚDAJE:		MODEL Q90.195.120.WDAC	MODEL Q90.195.060.WDAC
Rozměry	Š × H × V (mm)	vnější 1 193 × 615 × 1 953	599 × 615 × 1 953
		vnitřní 1 050 × 522 × 1 647	450 × 522 × 1 647
Hloubka s otevřenými dveřmi	(mm)	1 166	1 128
Hmotnost skříně	(kg)	424	265
Odsávání vzduchu	(NW)	75	75
Maximální zatížení police	(kg)	rovnoměrně rozloženo 75	75
Police s přírůstkovou výškou	(mm)	zvýšení 32	32
Kapacita spodní sběrné olejové vany	(litry)	33	22
Výměna vzduchu 10×	(m³/h)	9	3,9
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	<5	<5
Maximální zatížení	(kg)	600	600
Rozložené zatížení	(max. kg/m²)	531	894
Transportní základna	Š × V (mm)	1 188 × 90	524 × 90
	Výška otvoru (mm)	90	90
	Čistá šířka (mm)	1 110	516



Skříň pro bezpečné skladování Q-PEGASUS-90 model Q90.195.120.WDAC
s dveřmi ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), vnitřní vybavení se 6 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem), volitelný kryt základny
Objednací číslo 30002-040-30017 (výstražná žlutá)
Objednací číslo 30002-041-30017 (světle šedá)



Skříň pro bezpečné skladování Q-PEGASUS-90 model Q90.195.120.WDAC
s dveřmi ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se 4 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem), volitelný kryt základny
Objednací číslo 30002-040-30015 (výstražná žlutá)
Objednací číslo 30002-041-30015 (světle šedá)



Skříň pro bezpečné skladování Q-PEGASUS-90 model Q90.195.060.WDAC
s dveřmi ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se 6 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem), volitelný kryt základny
Objednací číslo 30074-040-30090 (výstražná žlutá)
Objednací číslo 30074-041-30090 (světle šedá)



Skříň pro bezpečné skladování Q-PEGASUS-90 model Q90.195.060.WDAC
s dveřmi ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), vnitřní vybavení se 4 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem), volitelný kryt základny
Objednací číslo 30074-040-30088 (výstražná žlutá)
Objednací číslo 30074-041-30088 (světle šedá)

Schválené skladování nebezpečných materiálů na pracovištích

- zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
- odolnost proti ohni 90 minut, certifikace GS, shoda CE
- vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Konstrukce

- robustní konstrukce s trojitými dveřmi s panty, povrch odolný proti poškrábání a nárazům, snadné čištění
- dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou (možná integrace do systému zamykání) a indikátorem stavu uzamčení (červený/zelený)
- možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné podlaze
- integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75) k technickému odsávacímu zařízení
- plášť skříně v antracitově šedé barvě (RAL 7016)

Křídlové dveře

- manipulace jednou rukou pro skříně s dvojitými dveřmi (AGT)
- zádržný systém otevřených dveří (standardní), pohodlné a bezpečné vyjmutí nebo uskladnění nádob
- automatické zavírání dveří (TSA) uvolňuje zachycené dveře přibližně po 60 sekundách, akustický a vizuální signál před zavřením
- 5 dalších barev dveří je bezplatně k dispozici na vyžádání:



Transportní základna a Q-Mover

- integrovaná transportní základna s odnímatelným volitelným krytem základny
- volitelný systém Q-Mover pro interní přepravu

Standardní vnitřní vybavení

- 4 nebo 6 zásuvek (ocelový plech laminovaný plastem)

Vložená olejová vana

vyrobena z PP, šedá

Objednací číslo 18472
pro model Q90.195.060.WDAC

Objednací číslo 10054
pro model Q90.195.120.WDAC



Kryt základny

Objednací číslo 30112
pro model Q90.195.060.WDAC

Objednací číslo 30036
pro model Q90.195.120.WDAC




Q-Mover

pro snadnou přepravu širokých skříní
normálními pokojovými dveřmi

Objednací číslo 30037
(sada o 2 kusech)



TECHNICKÉ ÚDAJE:		MODEL Q90.195.120.WDAC	MODEL Q90.195.060.WDAC
Rozměry	Š × H × V (mm)	vnější 1 193 × 615 × 1 953	599 × 615 × 1 953
		vnitřní 1 050 × 522 × 1 647	450 × 522 × 1 647
Hloubka s otevřenými dveřmi	(mm)	1 166	1 128
Hmotnost skříně	(kg)	424	265
Odsávání vzduchu	(NW)	75	75
Maximální zatížení zásuvky	(kg)	60	60
Kapacita zásuvky	(litry)	29	29
Výměna vzduchu 10×	(m³/h)	9	3,9
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	<5	<5
Maximální zatížení	(kg)	600	600
Rozložené zatížení	(max. kg/m²)	531	894
Transportní základna	Š × V (mm)	1 188 × 90	524 × 90
	Výška otvoru (mm)	90	90
	Čistá šířka (mm)	1 110	516

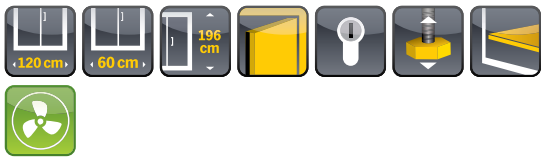

Skříň pro bezpečné skladování S-CLASSIC-90
Model S90.196.120 / S90.196.120.WDAS (vč. zádržného systému otevřených dveří) ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), 3 police a spodní sběrná olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem), volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 30115-002-30130 (skříň bez zádržného systému otevřených dveří)
Objednací číslo 30116-002-30130 (skříň včetně zádržného systému otevřených dveří)



Skříň pro bezpečné skladování S-CLASSIC-90
Model S90.196.120 / S90.196.120.WDAS (vč. zádržného systému otevřených dveří) ve světle šedém provedení (RAL 7035), 3 police a spodní sběrná olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem), volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 30115-001-30130 (skříň bez zádržného systému otevřených dveří)
Objednací číslo 30116-001-30130 (skříň včetně zádržného systému otevřených dveří)



Skříň pro bezpečné skladování S-CLASSIC-90
Model S90.196.060 / S90.196.120.WDAS (vč. zádržného systému otevřených dveří) ve světle šedém provedení (RAL 7035), 3 police a spodní sběrná olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem), volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 30227-001-30252 (skříň bez zádržného systému otevřených dveří)
Objednací číslo 30228-001-30252 (skříň včetně zádržného systému otevřených dveří)



Skříň pro bezpečné skladování S-CLASSIC-90
Model S90.196.120 / S90.196.060.WDAS (vč. zádržného systému otevřených dveří) ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), 3 police a spodní sběrná olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem), volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 30227-002-30252 (skříň bez zádržného systému otevřených dveří)
Objednací číslo 30228-002-30252 (skříň včetně zádržného systému otevřených dveří)

Schválené skladování nebezpečných materiálů na pracovištích

- zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
- odolnost proti ohni 90 minut
- certifikace GS, shoda CE
- vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Konstrukce

- robustní konstrukce s bezpečnostními prvky implementovanými zvnější skříně pro zvýšenou ochranu proti korozi, snadné čištění
- vnější plášť a dveře vyrobené z ocelového plechu buď ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), nebo ve světle šedém provedení (RAL 7035)
- dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou (možná integrace do systému zamykání)
- možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné podlaze
- integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75) k technickému odsávacímu zařízení

Křídlové dveře

- pohodlná manipulace – dveře lze otevřít s vynaložením minimálního úsilí
- zádržný systém otevřených dveří (volitelný), pohodlné a bezpečné vyjmutí nebo uskladnění nádob
- automatické zavírání v případě požáru pomocí integrovaného tepelně aktivovaného systému


Standardní vnitřní vybavení

- 3 police, 1 spodní sběrná olejová vana

Perforovaná vložka (V=60 mm)

vyrobeno z ocelového plechu, laminované plastem RAL 7035, pro spodní sběrnou olejovou vanu


Objednací číslo 5536
pro model S90.196.120(.WDAS)

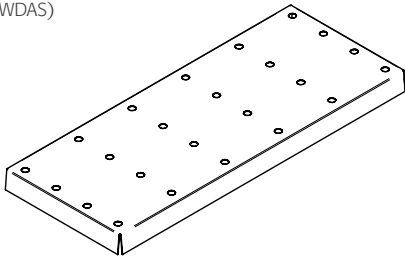

Perforovaná vložka (V=60 mm)

vyrobeno z ocelového plechu, laminované plastem RAL 7035, pro spodní sběrnou olejovou vanu

Objednací číslo 5555
pro model S90.196.060(.WDAS)

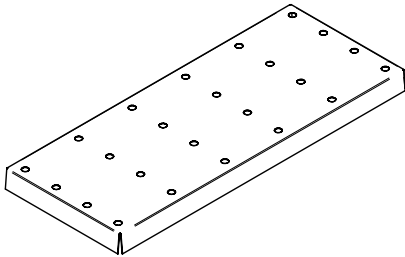

TECHNICKÉ ÚDAJE:		MODEL S90.196.120(.WDAS)	MODEL S90.196.060(.WDAS)
Rozměry	Š × H × V (mm)	vnější 1 196 × 616 × 1 968	596 × 616 × 1 968
		vnitřní 1 050 × 524 × 1 742	450 × 524 × 1 742
Hloubka s otevřenými dveřmi	(mm)	1 173	1 133
Hmotnost skříně	(kg)	420	260
Odsávání vzduchu	(NW)	75	75
Maximální zatížení police	(kg) rovnoměrně rozloženo	75	75
Police s přírůstkovou výškou	(mm) zvýšení	32	32
Kapacita spodní sběrné olejové vany	(litry)	33	22
Výměna vzduchu 10×	(m³/h)	9,6	4,1
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	<5	<5
Maximální zatížení	(kg)	600	600
Rozložené zatížení	(max. kg/m²)	528	893



Skříň pro bezpečné skladování S-CLASSIC-90 model S90.196.120.WDAS
ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), vč. zádržného systému otevřených dveří, vnitřní vybavení se 4 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem)
Objednací číslo 30116-001-30147 (světle šedá)
Objednací číslo 30116-002-30147 (výstražná žlutá)



Skříň pro bezpečné skladování S-CLASSIC-90 model S90.196.120.WDAS
ve světle šedém provedení (RAL 7035), vč. zádržného systému otevřených dveří, vnitřní vybavení se 6 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem)
Objednací číslo 30116-001-30149 (světle šedá)
Objednací číslo 30116-002-30149 (výstražná žlutá)



Skříň pro bezpečné skladování S-CLASSIC-90 model S90.196.120.WDAS
ve světle šedém provedení (RAL 7035), vč. zádržného systému otevřených dveří, vnitřní vybavení se 4 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem)
Objednací číslo 30228-001-30267 (světle šedá)
Objednací číslo 30228-002-30267 (výstražná žlutá)



Skříň pro bezpečné skladování S-CLASSIC-90 model S90.196.060.WDAS
ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), vč. zádržného systému otevřených dveří, vnitřní vybavení se 6 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem)
Objednací číslo 30228-001-30269 (světle šedá)
Objednací číslo 30228-002-30269 (výstražná žlutá)

Schválené skladování nebezpečných materiálů na pracovištích

- zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
- odolnost proti ohni 90 minut
- certifikace GS, shoda CE
- vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek).

Konstrukce

- robustní konstrukce s bezpečnostními prvky implementovanými zvnějšku skladovací přihrádky pro zvýšenou ochranu proti korozi, snadné čištění
- vnější plášť a dveře vyrobené z ocelového plechu buď ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), nebo ve světle šedém provedení (RAL 7035)
- dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou (možná integrace do systému zamykání)
- možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné podlaze
- integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75) k technickému odsávacímu zařízení

Křídlové dveře

- pohodlná manipulace – dveře lze otevřít s vynaložením minimálního úsilí
- zádržný systém otevřených dveří, pohodlné a bezpečné vyjmutí nebo uskladnění nádob
- automatické zavírání v případě požáru pomocí integrovaného tepelně aktivovaného systému

Standardní vnitřní vybavení

- 4 a 6 zásuvek (ocelový plech laminovaný plastem)

Vložená olejová vana


vyrobená z PP, šedá nebo bílá

Objednací číslo 18472
pro model S90.196.060.WDAS

Objednací číslo 10054
pro model S90.196.120.WDAS



TECHNICKÉ ÚDAJE:		MODEL S90.196.120.WDAS	MODEL S90.196.060.WDAS
Rozměry	Š × H × V (mm)	vnější 1 196 × 616 × 1 968	596 × 616 × 1 968
		vnitřní 1 050 × 524 × 1 742	450 × 524 × 1 742
Hloubka s otevřenými dveřmi	(mm)	1 173	1 133
Hmotnost skříně	(kg)	420	260
Odsávání vzduchu	(NW)	75	75
Maximální zatížení zásuvky	(kg)	60	60
Kapacita zásuvky	(litry)	29	29
Výměna vzduchu 10×	(m³/h)	9,6	4,1
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	<5	<5
Maximální zatížení	(kg)	600	600
Rozložené zatížení	(max. kg/m²)	528	893

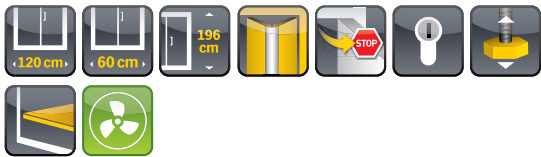

Skříň pro bezpečné skladování S-PHOENIX-90 model S90.196.120.FDAS
ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), 3 police a spodní sběrná olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem), volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 30118-002-30130



Skříň pro bezpečné skladování S-PHOENIX-90 model S90.196.120.FDAS
ve světle šedém provedení (RAL 7035), 3 police a spodní sběrná olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem), volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 30118-001-30130



Skříň pro bezpečné skladování S-PHOENIX-90 model S90.196.060.FDAS
ve světle šedém provedení (RAL 7035), 3 police a spodní sběrná olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem), volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 30233-001-30252



Skříň pro bezpečné skladování S-PHOENIX-90 model S90.196.060.FDAS
ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), 3 police a spodní sběrná olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem), volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 30233-002-30252

Schválené skladování nebezpečných materiálů na pracovištích

- zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
- odolnost proti ohni 90 minut
- certifikace GS, shoda CE
- vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Konstrukce

- robustní konstrukce s bezpečnostními prvky implementovanými zvnějšku skladovací přihrádky pro zvýšenou ochranu proti korozi, snadné čištění
- vnější plášť a dveře vyrobené z ocelového plechu buď ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), nebo ve světle šedém provedení (RAL 7035)
- dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou (možná integrace do systému zamykání)
- možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné podlaze
- integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75) k technickému odsávacímu zařízení

Skládací dveře

- skládací dveře šetřící místo, při otevřených dveřích je před skříní potřeba méně prostoru
- dveře lze otevřít s vynaložením minimálního úsilí
- zádržný systém otevřených dveří pro pohodlné a bezpečné vyjmutí nebo uskladnění nádob
- automatické zavírání v případě požáru pomocí integrovaného tepelně aktivovaného systému


Standardní vnitřní vybavení

- 3 police, 1 spodní sběrná olejová vana

Perforovaná vložka (V=60 mm)

vyrobeno z ocelového plechu, laminované plastem RAL 7035 pro spodní sběrnou olejovou vanu


Objednací číslo 5536
pro S90.196.120.FDAS

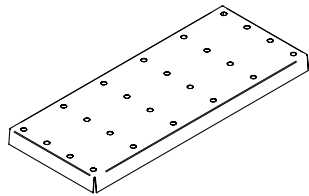

Perforovaná vložka (V=60 mm)

vyrobeno z ocelového plechu, laminované plastem RAL 7035 pro spodní sběrnou olejovou vanu

Objednací číslo 5555
pro S90.196.060.FDAS

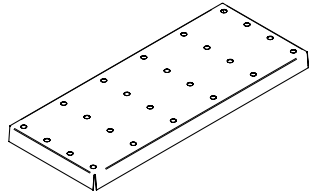

TECHNICKÉ ÚDAJE:		MODEL S90.196.120.FDAS	MODEL S90.196.060.FDAS
Rozměry	Š × H × V (mm)	vnější 1 196 × 616 × 1 968	596 × 616 × 1 968
		vnitřní 1 050 × 524 × 1 742	450 × 524 × 1 742
Hloubka s otevřenými dveřmi	(mm)	950	931
Hmotnost skříně	(kg)	420	260
Odsávání vzduchu	(NW)	75	75
Maximální zatížení police	(kg)	rovnoměrně rozloženo 75	75
Police s přízpusobitelnou výškou	(mm)		32
Kapacita spodní sběrné olejové vany	(litry)	33	22
Výměna vzduchu 10×	(m³/h)	9,5	4,1
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	<5	<5
Maximální zatížení	(kg)	600	600
Rozložené zatížení	(max. kg/m²)	528	893



Skříň pro bezpečné skladování S-PHOENIX-90 model S90.196.120.FDAS
ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), vnitřní vybavení se 6 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem)
Objednací číslo 30118-001-30149 (světle šedá)
Objednací číslo 30118-002-30149 (výstražná žlutá)



Skříň pro bezpečné skladování S-PHOENIX-90 model S90.196.120.FDAS
ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se 4 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem)
Objednací číslo 30118-001-30147 (světle šedá)
Objednací číslo 30118-002-30147 (výstražná žlutá)



Skříň pro bezpečné skladování S-PHOENIX-90 model S90.196.060.FDAS
ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se 4 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem)
Objednací číslo 30233-001-30267 (světle šedá)
Objednací číslo 30233-002-30267 (výstražná žlutá)



Skříň pro bezpečné skladování S-PHOENIX-90 model S90.196.060.FDAS
ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), vnitřní vybavení se 6 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem)
Objednací číslo 30233-001-30269 (světle šedá)
Objednací číslo 30233-002-30269 (výstražná žlutá)

Schválené skladování nebezpečných materiálů na pracovištích

- zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
- odolnost proti ohni 90 minut
- certifikace GS, shoda CE
- vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Konstrukce

- robustní konstrukce s bezpečnostními prvky implementovanými zvnějšku skladovací přihrádky pro zvýšenou ochranu proti korozi, snadné čištění
- vnější plášť a dveře vyrobené z ocelového plechu buď ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), nebo ve světle šedém provedení (RAL 7035)
- dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou (možná integrace do systému zamykání)
- možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné podlaze
- integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75) k technickému odsávacímu zařízení

Skládací dveře

- skládací dveře šetří místo, při otevřených dveřích je před skříní potřeba méně prostoru
- dveře lze otevřít s vynaložením minimálního úsilí
- zádržný systém otevřených dveří pro pohodlné a bezpečné vyjmutí nebo uskladnění nádob
- automatické zavírání v případě požáru pomocí integrovaného tepelně aktivovaného systému

Standardní vnitřní vybavení

- 4 nebo 6 zásuvek (ocelový plech laminovaný plastem)

Vložená olejová vana

vyrobená z PP, šedá

Objednací číslo 18472
pro model S90.196.060.FDAS

Objednací číslo 10054
pro model S90.196.120.FDAS



TECHNICKÉ ÚDAJE:		MODEL S90.196.120.FDAS	MODEL S90.196.060.FDAS
Rozměry	Š × H × V (mm)	vnější 1 196 × 616 × 1 968	596 × 616 × 1 968
		vnitřní 1 050 × 524 × 1 742	450 × 524 × 1 742
Hloubka s otevřenými dveřmi	(mm)	950	931
Hmotnost skříně	(kg)	420	260
Odsávání vzduchu	(NW)	75	75
Maximální zatížení zásuvky	(kg)	60	60
Kapacita zásuvky	(mm)	29	29
Výměna vzduchu 10×	(m³/h)	9,5	4,1
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	<5	<5
Maximální zatížení	(kg)	600	600
Rozložené zatížení	(max. kg/m²)	528	893



Skříň pro bezpečné skladování S-PHOENIX-90 model S90.196.120.FDAC
ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), 3 police a spodní sběrná olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem), volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 30119-002-30130



Skříň pro bezpečné skladování S-PHOENIX-90 model S90.196.120.FDAC
ve světle šedém provedení (RAL 7035), 3 police a spodní sběrná olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem), volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 30119-001-30130



Skříň pro bezpečné skladování S-PHOENIX-90 model S90.196.060.FDAC
ve světle šedém provedení (RAL 7035), 3 police a spodní sběrná olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem), volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 30235-001-30252



Skříň pro bezpečné skladování S-PHOENIX-90 model S90.196.060.FDAC
ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), 3 police a spodní sběrná olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem), volitelná perforovaná vložka
Objednací číslo 30235-002-30252

Schválené skladování nebezpečných materiálů na pracovištích

- zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
- odolnost proti ohni 90 minut
- certifikace GS, shoda CE
- vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Konstrukce

- robustní konstrukce s bezpečnostními prvky implementovanými zvnějšku skladovací přihrádky pro zvýšenou ochranu proti korozi, snadné čištění
- vnější plášť a dveře vyrobené z ocelového plechu buď ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), nebo ve světle šedém provedení (RAL 7035)
- dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou (možná integrace do systému zamykání)
- možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné podlaze
- integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75) k technickému odsávacímu zařízení

Skládací dveře

- skládací dveře šetřící místo, při otevřených dveřích je před skříní potřeba méně prostoru
- manipulace jednou rukou pro skříně s dvojitými dveřmi (AGT)
- zádržný systém otevřených dveří (standardní), pohodlné a bezpečné vyjmutí nebo uskladnění nádob
- automatické zavírání dveří (TSA) uvolňuje zachycené dveře přibližně po 60 sekundách, akustický a vizuální signál před zavřením


Standardní vnitřní vybavení

- 3 police, 1 spodní sběrná olejová vana

Perforovaná vložka (V=60 mm)

vyrobeno z ocelového plechu, laminované plastem RAL 7035, pro spodní sběrnou olejovou vanu


Objednací číslo 5536
pro S90.196.120.FDAC

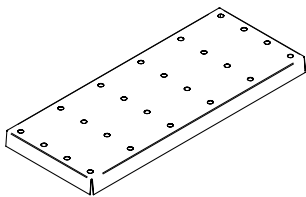

Perforovaná vložka (V=60 mm)

vyrobeno z ocelového plechu, laminované plastem RAL 7035 pro spodní sběrnou olejovou vanu

Objednací číslo 5555
pro S90.196.060.FDAC

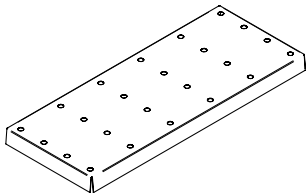

TECHNICKÉ ÚDAJE:		MODEL S90.196.120.FDAC	MODEL S90.196.060.FDAC
Rozměry	Š × H × V (mm)	vnější 1 196 × 616 × 1 968	596 × 616 × 1 968
		vnitřní 1 050 × 524 × 1 742	450 × 524 × 1 742
Hloubka s otevřenými dveřmi	(mm)	950	931
Hmotnost skříně	(kg)	420	260
Odsávání vzduchu	(NW)	75	75
Maximální zatížení police	(kg)	rovnoměrně rozloženo 75	75
Police s přizpůsobitelnou výškou	(mm)		32
Kapacita spodní sběrné olejové vany	(litry)	33	22
Výměna vzduchu 10×	(m³/h)	9,5	4,1
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	<5	<5
Maximální zatížení	(kg)	600	600
Rozložené zatížení	(max. kg/m²)	528	893



Skříň pro bezpečné skladování S-PHOENIX-90 model S90.196.120.FDAC
ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), vnitřní vybavení se 4 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem)
Objednací číslo 30119-001-30147 (světle šedá)
Objednací číslo 30119-002-30147 (výstražná žlutá)



Skříň pro bezpečné skladování S-PHOENIX-90 model S90.196.120.FDAC
ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se 6 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem)
Objednací číslo 30119-001-30149 (světle šedá)
Objednací číslo 30119-002-30149 (výstražná žlutá)



Skříň pro bezpečné skladování S-PHOENIX-90 model S90.196.060.FDAC
ve světle šedém provedení (RAL 7035), vnitřní vybavení se 4 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem)
Objednací číslo 30235-001-30267 (světle šedá)
Objednací číslo 30235-002-30267 (výstražná žlutá)



Skříň pro bezpečné skladování S-PHOENIX-90 model S90.196.060.FDAC
ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), vnitřní vybavení se 6 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem)
Objednací číslo 30235-001-30269 (světle šedá)
Objednací číslo 30235-002-30269 (výstražná žlutá)

Schválené skladování nebezpečných materiálů na pracovištích

- zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
- odolnost proti ohni 90 minut
- certifikace GS, shoda CE
- vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek).

Konstrukce

- robustní konstrukce s bezpečnostními prvky implementovanými zvnějšku skladovací přihrádky pro zvýšenou ochranu proti korozi, snadné čištění
- vnější plášť a dveře vyrobené z ocelového plechu buď ve výstražném žlutém provedení (RAL 1004), nebo ve světle šedém provedení (RAL 7035)
- dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou (možná integrace do systému zamykání)
- možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné podlaze
- integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75) k technickému odsávacímu zařízení

Skládací dveře

- skládací dveře šetří místo, při otevřených dveřích je před skříní potřeba méně prostoru
- manipulace jednou rukou pro skříně s dvojitými dveřmi (AGT)
- zádržný systém otevřených dveří (standardní), pohodlné a bezpečné vyjmutí nebo uskladnění nádob
- automatické zavírání dveří (TSA) uvolňuje zachycené dveře přibližně po 60 sekundách, akustický a vizuální signál před zavřením

Standardní vnitřní vybavení

- 4 nebo 6 zásuvek (ocelový plech laminovaný plastem)

Vložená olejová vana

vyrobená z PP, šedá

Objednací číslo 18472
pro model S90.196.060.FDAC

Objednací číslo 10054
pro model S90.196.120.FDAC



TECHNICKÉ ÚDAJE:		MODEL S90.196.120.FDAC	MODEL S90.196.060.FDAC
Rozměry	Š × H × V (mm)	vnější 1 196 × 616 × 1 968	596 × 616 × 1 968
		vnitřní 1 050 × 524 × 1 742	450 × 524 × 1 742
Hloubka s otevřenými dveřmi	(mm)	950	931
Hmotnost skříně	(kg)	420	260
Odsávání vzduchu	(NW)	75	75
Maximální zatížení zásuvky	(kg)	60	60
Kapacita zásuvky	(mm)	29	29
Výměna vzduchu 10×	(m³/h)	9,5	4,1
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	<5	<5
Maximální zatížení	(kg)	600	600
Rozložené zatížení	(max. kg/m²)	528	893





Kombinovaná skříň pro bezpečné skladování K-PHOENIX-90 Model K90.196.120.MF.FWAS
ve světle šedém provedení (RAL 7035), skládací dveře se zádržným systémem otevřených dveří,
levá přihrádka: 3 police, perforovaná vložka a spodní sběrná olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem), **pravá přihrádka:** 4 vysouvací police s plastovými olejovými vanami
Objednací číslo 30333-001-30337





Kombinovaná skříň pro bezpečné skladování K-PHOENIX-90 Model K90.196.120.MF.FWAS
ve světle šedém provedení (RAL 7035), skládací dveře se zádržným systémem otevřených dveří,
levá přihrádka: 6 zásuvek (ocelový plech laminovaný plastem), **pravá přihrádka:** 6 vysouvacích polic s plastovými olejovými vanami
Objednací číslo 30333-001-30339

Schválené skladování nebezpečných materiálů na pracovištích

Přihrádka na levé straně

- zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
- přihrádka VBFT s odolností proti ohni 90 minut

Celá skříň

- certifikace GS, shoda CE
- vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Konstrukce

- vnější plášť vyroben z ocelového plechu (světle šedá RAL 7035)
- dva v jednom – skladování hořlavých kapalin a agresivních chemikálií v jedné skříni
- robustní konstrukce s bezpečnostními prvky implementovanými

- zvnějšísku skladovací přihrádky pro zvýšenou ochranu proti korozi, snadné čištění
- standardní zádržný systém otevřených dveří (levá přihrádka), dveře se zastavují v libovolné poloze (pravá přihrádka), pohodlné a bezpečné vyjmutí nebo uskladnění nádob
- dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou, možná integrace do systému zamykání (levá přihrádka)
- možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné podlaze
- integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75) k technickému odsávacímu zařízení pomocí jediného přívodu odsávaného vzduchu

TECHNICKÉ ÚDAJE:		MODEL K90.196.120.MF.FWAS
Rozměry Š × H × V (mm):	vnější	1 197 × 617 × 1 969
	vnitřní – levá přihrádka	450 × 522 × 1 742
	vnitřní – pravá přihrádka	491 × 542 × (2 ×) 862
Hmotnost skříně	(kg)	515
Doporučená výměna vzduchu 10×	(m³/h)	8,7
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	<5

LEVÁ PŘIHRÁDKA			
Police s přízpůsobitelnou výškou	(mm)	zvýšení	32
Maximální zatížení police	(kg)	rovnoměrně rozloženo	75
Kapacita spodní sběrné olejové vany	(litry)		22
PRAVÁ PŘIHRÁDKA			
Maximální zatížení zásuvky	(kg)	rovnoměrně rozloženo	25
Kapacita PP zásobníku	(litry)		18





Kombinovaná skříň pro bezpečné skladování K-PHOENIX-90 Model K90.196.120.MF.FWAC
ve světle šedém provedení (RAL 7035), skládací dveře se zádržným systémem otevřených dveří a automatickým zavíráním dveří, **levá přihrádka:** 3 police, perforovaná vložka a spodní sběrná olejová vana (ocelový plech laminovaný plastem), **pravá přihrádka:** 4 vysouvací police s plastovými olejovými vanami
Objednací číslo 30334-001-30337





Kombinovaná skříň pro bezpečné skladování K-PHOENIX-90 Model K90.196.120.MF.FWAC
ve světle šedém provedení (RAL 7035), skládací dveře se zádržným systémem otevřených dveří a automatickým zavíráním dveří, **levá přihrádka:** 6 zásuvek (ocelový plech laminovaný plastem), **pravá přihrádka:** 6 vysouvacích polic s plastovými olejovými vanami
Objednací číslo 30334-001-30339

Schválené skladování nebezpečných materiálů na pracovištích

Přihrádka na levé straně

- zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
- přihrádka VBFT s odolností proti ohni 90 minut

Celá skříň

- certifikace GS, shoda CE
- vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Konstrukce

- vnější plášť vyroben z ocelového plechu (světle šedá RAL 7035)
- dva v jednom – skladování hořlavých kapalin a agresivních chemikálií v jedné skříni
- možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné podlaze

- robustní konstrukce, bezpečnostní prvky implementované zvnějšísku skladovací přihrádky pro zvýšenou ochranu proti korozi, snadné čištění
- standardní zádržný systém otevřených dveří (levá přihrádka), dveře se zastavují v libovolné poloze (pravá přihrádka), pohodlné a bezpečné vyjmutí nebo uskladnění nádob
- dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou, možná integrace do systému zamykání (levá přihrádka)
- sériové automatické zavírání dveří uvolňuje zachycené dveře přibližně po 60 sekundách, akustický a vizuální signál před zavřením (levá přihrádka)
- integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75) k technickému odsávacímu zařízení pomocí jediného přívodu odsávaného vzduchu

TECHNICKÉ ÚDAJE:		MODEL K90.196.120.MF.FWAC
Rozměry Š × H × V (mm):	vnější	1 197 × 617 × 1 969
	vnitřní – levá přihrádka	450 × 522 × 1 742
	vnitřní – pravá přihrádka	491 × 542 × (2 ×) 862
Hmotnost skříně	(kg)	515
Doporučená výměna vzduchu 10×	(m³/h)	8,7
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	<5

LEVÁ PŘIHRÁDKA			
Police s přízpůsobitelnou výškou	(mm)	zvýšení	32
Maximální zatížení police	(kg)	rovnoměrně rozloženo	75
Kapacita spodní sběrné olejové vany	(litry)		22
PRAVÁ PŘIHRÁDKA			
Maximální zatížení zásuvky	(kg)	rovnoměrně rozloženo	25
Kapacita PP zásobníku	(litry)		18



levá přihrádka:



pravá přihrádka:



Kombinovaná skříň pro bezpečné skladování K-UB-90 model K90.060.140.050.UB.3T

ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka skříně 500 mm, volitelná kolečka se soklem

Vnitřní vybavení:

levá přihrádka: spodní sběrná olejová vana a perforovaná vložka (ocelový plech laminovaný plastem), **pravá přihrádka:** 1 vysouvací police s plastovou olejovou vanou (melamin/PP)

Objednací číslo 30377-001-30378

levá přihrádka: 1 police, spodní sběrná olejová vana a perforovaná vložka (ocelový plech laminovaný plastem), **pravá přihrádka:** 2 vysouvací police s plastovými olejovými vanami (melamin/PP)

Objednací číslo 30377-001-30379



Kombinovaná skříň pro bezpečné skladování K-UB-90 model K90.060.140.050.UB.ST

ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka skříně 500 mm, volitelná kolečka se soklem

Vnitřní vybavení:

levá přihrádka: zásuvka s olejovou vanou

pravá přihrádka: 1 vysouvací police s plastovou olejovou vanou (melamin/PP)

Objednací číslo 30370-001-30371

levá přihrádka: zásuvka s olejovou vanou

pravá přihrádka: 2 vysouvací police s plastovými olejovými vanami (melamin/PP)

Objednací číslo 30370-001-30372

Schválené skladování nebezpečných materiálů na pracovištích

- zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
- odolnost proti ohni 90 minut
- Shoda CE
- vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Konstrukce

- vnější plášť vyroben z ocelového plechu (světle šedá RAL 7035)
- dvě samostatné přihrádky pro skladování hořlavých kapalin, kyselin a zásad
- integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75) k technickému odsávacímu zařízení, odsávání obou přihrádek pomocí jednoho přívodu vzduchu v zadní části skříně
- uzamykatelné dveře a zásuvka (zámek s cylindrickou vložkou)

Skladování hořlavých kapalin (levá přihrádka)

- dveře a zásuvku lze otevřít s vynaložením minimálního úsilí
- snadný a bezpečný přístup do všech přihrádek – otevírání do úhlu do 135°, interiér zásuvky je plně viditelný
- dveře nebo zásuvka zůstávají otevřeny v libovolné poloze
- zásuvka dodávána se zemničem včetně svorky a těsnících svárů

Skladování agresivních, nehořlavých kapalin (pravá přihrádka)

- vyrobeno ze speciálních desek z melaminovou povrchovou úpravou
- vysouvací police – vysoce kvalitní a robustní konstrukce s odnímatelnou plastovou olejovou vanou



Kolečka se soklem (volitelné pro všechny modely)

stabilní – snadný pohyb skříně

flexibilní – nastavení výšky podle různého laboratorního nábytku

bezpečné upevnění skříně – integrovaný mechanismus zámku

Kolečka se soklem (výška 30 mm)

vyrobena z ocelového plechu, laminované plastem RAL 7035

Objednací číslo 30362

pro model K90.060.110.050.UB.ST

pro model K90.060.140.050.UB.2T

Objednací číslo 30374

pro model K90.060.140.050.UB.ST

pro model K90.060.140.050.UB.3T

TECHNICKÉ ÚDAJE:	MODEL K90.060.110.050.UB.ST(2T)	MODEL K90.060.140.050.UB.ST(3T)
Rozměry Š × H × V (mm)	vnější	1 102 × 502 × 601
	vnitřní – levá přihrádka	470 × 380 × 502
	vnitřní – pravá přihrádka	440 × 468 × 562
Hmotnost skříně (kg)	155	197
Odsávání vzduchu (NW)	50	50
Maximální zatížení police – rovnoměrně rozloženo (kg)	30	30
Kapacita spodní sběrné olejové vany (litry)	11	16,5
Kapacita olejové vany zásuvky (litry)	11,5	16,5
Kapacita plastové olejové vany (litry)	15	15
Výměna vzduchu 10× (m³/h)	2,1	2,6
Pokles tlaku uvnitř skříně (Pa)	<1	<1
Maximální zatížení (kg)	300	300
Rozložené zatížení (max. kg/m²)	275	236



Podstolová skříň UB-S-90 model UB90.060.059.S
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka **skříně 570 mm**, se zásuvkou (ocelový plech laminovaný plastem) a perforovanou vložkou (nerezová ocel), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30472-001-30474

Podstolová skříň UB-T-90 model UB90.060.059.T
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka **skříně 570 mm**, se spodní sběrnou olejovou vanou a perforovanou vložkou (ocelový plech, laminovaný plastem), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30481-001-30485

Podstolová skříň UB-S-90 model UB90.060.059.050.S
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka **skříně 500 mm**, se zásuvkou (ocelový plech laminovaný plastem), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30473

Podstolová skříň UB-T-90 model UB90.060.059.050.T
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka **skříně 500 mm**, se spodní sběrnou olejovou vanou a perforovanou vložkou (ocelový plech, laminovaný plastem), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30483-001-30490



Schválené skladování nebezpečných materiálů na pracovištích

- zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
- odolnost proti ohni 90 minut
- certifikace GS, shoda CE
- vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Konstrukce

- vnější plášť vyroben z ocelového plechu (světle šedé RAL 7035)
- dveře a zásuvka lze otevřít s vynaložením minimálního úsilí
- bezpečný přístup do všech přihrádek, interiér zásuvky je plně viditelný, otevírání křídlových dveří do úhlu 135°
- dveře a zásuvka zůstávají otevřeny v libovolné poloze
- zásuvka je standardně dodávána se zemničem včetně svorky a s olejovou vanou s těsnicími sváry, dveře a zásuvka se v případě požáru samy zavřou
- dveře a zásuvka lze zamknout pomocí zámku s cylindrickou vložkou
- volitelně k dispozici kolečka se soklem
- integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75) k technickému odsávacímu zařízení

Standardní vnitřní vybavení

- olejová vana integrována do skříně, kapacita zatížení 50 kg (skříň se zásuvkou)
- spodní sběrná olejová vana s perforovanou vložkou (skříň s křídlovými dveřmi)



Kolečka se soklem (volitelné pro všechny modely)

- stabilní** – snadný pohyb skříně
- flexibilní** – nastavení výšky podle různého laboratorního nábytku
- bezpečné upevnění skříně** – integrovaný mechanismus zámku

Kolečka se soklem (výška 30 mm)

vyrobena z ocelového plechu, laminované plastem RAL 7035

Objednací číslo 30478
pro všechny modely

TECHNICKÉ ÚDAJE:		MODEL UB90.060.059.S	MODEL UB90.060.059.050.S
Rozměry Š × H × V (mm)	vnější	593 × 574 × 600	593 × 502 × 600
	vnitřní	470 × 452 × 502	470 × 382 × 502
Hmotnost skříně (kg)		120	110
Odsávání vzduchu (NW)		50	50
Kapacita olejové vany zásuvky (litry)		11,5	10
Výměna vzduchu 10× (m³/h)		1,1	0,9
Pokles tlaku uvnitř skříně (Pa)		<1	<1
Maximální zatížení (kg)		300	300
Rozložené zatížení (max. kg/m²)		450	460

TECHNICKÉ ÚDAJE:		MODEL UB90.060.059.T	MODEL UB90.060.059.050.T
Rozměry Š × H × V (mm)	vnější	593 × 574 × 600	593 × 502 × 600
	vnitřní	470 × 452 × 502	470 × 382 × 502
Hmotnost skříně (kg)		120	110
Odsávání vzduchu (NW)		50	50
Maximální zatížení police – rovnoměrně rozloženo (kg)		30	30
Kapacita spodní sběrné olejové vany (litry)		13,5	11
Výměna vzduchu 10× (m³/h)		1,0	0,9
Pokles tlaku uvnitř skříně (Pa)		<1	<1
Maximální zatížení (kg)		300	300
Rozložené zatížení (max. kg/m²)		450	460



Podstolová skříň UB-S-90 model UB90.060.089.S
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka **skříně 570 mm**, se zásuvkou (ocelový plech laminovaný plastem) a perforovanou vložkou (nerezová ocel), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30457-001-30459



Podstolová skříň UB-T-90 model UB90.060.089.2T
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka **skříně 570 mm**, se spodní sběrnou olejovou vanou a perforovanou vložkou (ocelový plech, laminovaný plastem), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30464-001-30466



Podstolová skříň UB-S-90 model UB90.060.089.050.S
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka **skříně 500 mm**, se zásuvkou (ocelový plech laminovaný plastem), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30458



Podstolová skříň UB-T-90 model UB90.060.089.050.2T
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka **skříně 500 mm**, se spodní sběrnou olejovou vanou a perforovanou vložkou (ocelový plech, laminovaný plastem), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30465-001-30470

Schválené skladování nebezpečných materiálů na pracovištích

- zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
- odolnost proti ohni 90 minut
- certifikace GS, shoda CE
- Vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Konstrukce

- vnější plášť vyroben z ocelového plechu (světle šedá RAL 7035)
- dveře a zásuvku lze otevřít s vynaložením minimálního úsilí
- bezpečný přístup do všech přihrádek, interiér zásuvky je plně viditelný, otevírání křídlových dveří do úhlu 135°
- dveře a zásuvka zůstávají otevřeny v libovolné poloze
- zásuvka je standardně dodávána se zemnicím včetně svorky a s olejovou vanou s těsnicími sváry, dveře a zásuvka se v případě požáru samy zavřou
- dveře a zásuvku lze zamknout pomocí zámku s cylindrickou vložkou
- volitelně k dispozici kolečka se soklem
- integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 75) k technickému odsávacímu zařízení

Standardní vnitřní vybavení

- olejová vana integrována do skříně, kapacita zatížení 50 kg (skříň se zásuvkou)
- spodní sběrná olejová vana s perforovanou vložkou (skříň s křídlovými dveřmi)



Kolečka se soklem (volitelné pro všechny modely)

- stabilní** – snadný pohyb skříně
- flexibilní** – nastavení výšky podle různého laboratorního nábytku
- bezpečné upevnění skříně** – integrovaný mechanismus zámku

Kolečka se soklem (výška 30 mm)

vyrobena z ocelového plechu, laminované plastem RAL 7035

Objednací číslo 30461
pro všechny modely

TECHNICKÉ ÚDAJE:		MODEL UB90.060.089.S	MODEL UB90.060.089.050.S
Rozměry Š × H × V (mm)	vnější	893 × 574 × 600	893 × 502 × 600
	vnitřní	770 × 452 × 502	470 × 382 × 502
Hmotnost skříně	(kg)	145	135
Odsávání vzduchu	(NW)	50	50
Kapacita olejové vany zásuvky	(litry)	13,5	11
Výměna vzduchu 10×	(m³/h)	1,7	1,5
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	<1	<1
Maximální zatížení	(kg)	300	300
Rozložené zatížení	(max. kg/m²)	313	313

TECHNICKÉ ÚDAJE:		MODEL UB90.060.089.2T	MODEL UB90.060.089.050.2T
Rozměry Š × H × V (mm)	vnější	593 × 574 × 600	593 × 502 × 600
	vnitřní	470 × 452 × 502	470 × 382 × 502
Hmotnost skříně	(kg)	145	135
Odsávání vzduchu	(NW)	50	50
Maximální zatížení police – rovnoměrně rozloženo	(kg)	75	75
Kapacita spodní sběrné olejové vany	(litry)	20	16,5
Výměna vzduchu 10×	(m³/h)	1,0	0,9
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	<1	<1
Maximální zatížení	(kg)	300	300
Rozložené zatížení	(max. kg/m²)	313	313



Podstolová skříň UB-S-90 model UB90.060.110.S
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka **skříně 570 mm**, se zásuvkou (ocelový plech laminovaný plastem) a perforovanou vložkou (nerezová ocel), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30420-001-30423



Podstolová skříň UB-S-90 model UB90.060.110.050.S
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka **skříně 500 mm**, se zásuvkou (ocelový plech laminovaný plastem), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30421



Podstolová skříň UB-T-90 model UB90.060.110.2S
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka **skříně 570 mm**, se 2 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem) a perforovanou vložkou (nerezová ocel), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30427-001-30430



Podstolová skříň UB-T-90 model UB90.060.110.050.2S
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka **skříně 500 mm**, se 2 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem) a perforovanou vložkou (nerezová ocel), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30428



Podstolová skříň UB-T-90 model UB90.060.110.2T
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka **skříně 570 mm**, se spodní sběrnou olejovou vanou a perforovanou vložkou (ocelový plech, laminovaný plastem), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30443-001-30447



Podstolová skříň UB-T-90 model UB90.060.110.050.2T
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka **skříně 500 mm**, se spodní sběrnou olejovou vanou a perforovanou vložkou (ocelový plech, laminovaný plastem), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30444-001-30452

Schválené skladování nebezpečných materiálů na pracovištích

- zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
- odolnost proti ohni 90 minut
- certifikace GS, shoda CE
- vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Konstrukce

- vnější plášť vyroben z ocelového plechu (světle šedá RAL 7035)
- dveře a zásuvku lze otevřít s vynaložením minimálního úsilí
- bezpečný přístup do všech přihrádek, interiér zásuvky je plně viditelný, otevírání křídlových dveří do úhlu 135°
- dveře a zásuvka zůstávají otevřeny v libovolné poloze
- zásuvka je standardně dodávána se zemníkem včetně svorky a s olejovou vanou s těsnicími sváry, dveře a zásuvka se v případě požáru samy zavřou
- dveře a zásuvku lze zamknout pomocí zámku s cylindrickou vložkou
- volitelně k dispozici kolečka se soklem
- integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 50) k technickému odsávacímu zařízení

Standardní vnitřní vybavení

- olejová vana integrována do skříně, kapacita zatížení 50 kg (skříň se zásuvkou)
- spodní sběrná olejová vana s perforovanou vložkou (skříň s křídlovými dveřmi)



Kolečka se soklem (volitelné pro všechny modely)

- stabilní** – snadný pohyb skříně
- flexibilní** – nastavení výšky podle různého laboratorního nábytku
- bezpečné upevnění skříně** – integrovaný mechanismus zámku

Kolečka se soklem (výška 30 mm)

vyrobeno z ocelového plechu, laminované plastem RAL 7035

Objednací číslo 30362
pro všechny modely

TECHNICKÉ ÚDAJE:		MODEL UB90.060.110.S(2S)	MODEL UB90.060.110.050.S(2S)
Rozměry Š × H × V (mm)	vnější	1 102 × 574 × 600	1 102 × 502 × 600
	vnitřní	979 × 452 × 502	979 × 382 × 502
Hmotnost skříně	(kg)	180	160
Odsávání vzduchu	(NW)	50	50
Kapacita olejové vany zásuvky	(litry)	26	22,5
Výměna vzduchu 10×	(m³/h)	2,2	1,9
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	<1	<1
Maximální zatížení	(kg)	300	300
Rozložené zatížení	(max. kg/m²)	277	278

TECHNICKÉ ÚDAJE:		MODEL UB90.060.110.2T	MODEL UB90.060.110.050.2T
Rozměry Š × H × V (mm)	vnější	1 102 × 574 × 600	1 102 × 502 × 600
	vnitřní	979 × 452 × 502	979 × 382 × 502
Hmotnost skříně	(kg)	180	160
Odsávání vzduchu	(NW)	50	50
Maximální zatížení police – rovnoměrně rozloženo	(kg)	30	30
Kapacita spodní sběrné olejové vany	(litry)	25,5	22
Výměna vzduchu 10×	(m³/h)	2,2	1,9
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	<1	<1
Maximální zatížení	(kg)	300	300
Rozložené zatížení	(max. kg/m²)	277	278





Podstolová skříň UB-S-90 model UB90.060.140.2S
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka **skříně 570 mm**, se 2 zásuvkami(ocelový plech laminovaný plastem) a 2 perforovanými vložkami (nerezová ocel), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30401-001-30404



Podstolová skříň UB-ST-90 model UB90.060.140.52T
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka **skříně 570 mm**, levá přihrádka se spodní sběrnou olejovou vanou a perforovanou vložkou (ocelový plech laminovaný plastem), pravá přihrádka se zásuvkou (ocelový plech laminovaný plastem) a perforovanou vložkou (nerezová ocel), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30410-001-30412



Podstolová skříň UB-S-90 model UB90.060.140.050.2S
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka **skříně 500 mm**, se 2 zásuvkami (ocelový plech laminovaný plastem), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30402



Podstolová skříň UB-ST-90 model UB90.060.140.050.52T
ve světle šedém provedení (RAL 7035), hloubka **skříně 500 mm**, levá přihrádka se spodní sběrnou olejovou vanou a perforovanou vložkou (ocelový plech laminovaný plastem), pravá přihrádka se zásuvkou (ocelový plech laminovaný plastem) a perforovanou vložkou (nerezová ocel), volitelná kolečka se soklem (výška 30 mm)
Objednací číslo 30411-001-30416

Schválené skladování nebezpečných materiálů na pracovištích

- zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-1
- odolnost proti ohni 90 minut
- certifikace GS, shoda CE
- vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Konstrukce

- vnější plášť vyroben z ocelového plechu (světle šedá RAL 7035)
- dveře a zásuvka lze otevřít s vynaložením minimálního úsilí
- bezpečný přístup do všech přihrádek, interiér zásuvky je plně viditelný, otevírání křídlových dveří do úhlu 135°
- dveře a zásuvka zůstávají otevřeny v libovolné poloze
- zásuvka je standardně dodávána se zemnicem včetně svorky a s olejovou vanou s těsnicími sváry, dveře a zásuvka se v případě požáru samy zavřou
- dveře a zásuvku lze zamknout pomocí zámku s cylindrickou vložkou
- volitelně k dispozici kolečka se soklem
- integrované větrací potrubí připravené pro připojení (NW 50) k technickému odsávacímu zařízení

Standardní vnitřní vybavení

- olejová vana integrována do skříně, kapacita zatížení 50 kg (skříň se zásuvkou)
- spodní sběrná olejová vana s perforovanou vložkou (skříň s křídlovými dveřmi)



Kolečka se soklem (volitelné pro všechny modely)

- stabilní** – snadný pohyb skříně
- flexibilní** – nastavení výšky podle různého laboratorního nábytku
- bezpečné upevnění skříně** – integrovaný mechanismus zámku

Kolečka se soklem (výška 30 mm)

vyrobena z ocelového plechu, laminované plastem RAL 7035

Objednací číslo 30374
pro všechny modely

TECHNICKÉ ÚDAJE:		MODEL UB90.060.140.2S	MODEL UB90.060.140.050.2S
Rozměry Š × H × V (mm)	vnější	1 402 × 574 × 600	1 402 × 502 × 600
	vnitřní	1 279 × 452 × 502	1 279 × 382 × 502
Hmotnost skříně	(kg)	230	205
Odsávání vzduchu	(NW)	50	50
Kapacita olejové vany zásuvky	(litry)	20/11,5	16,5/10
Výměna vzduchu 10×	(m³/h)	2,9	2,5
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	<1	<1
Maximální zatížení	(kg)	300	300
Rozložené zatížení	(max. kg/m²)	240	240

TECHNICKÉ ÚDAJE:		MODEL UB90.060.140.52T	MODEL UB90.060.140.050.52T
Rozměry Š × H × V (mm)	vnější	1 402 × 574 × 600	1 402 × 502 × 600
	vnitřní	1 279 × 452 × 502	1 279 × 382 × 502
Hmotnost skříně	(kg)	230	205
Odsávání vzduchu	(NW)	50	50
Maximální zatížení police – rovnoměrně rozloženo	(kg)	30	30
Kapacita spodní sběrné olejové vany	(litry)	20	17
Kapacita olejové vany zásuvky	(litry)	11,5	10
Výměna vzduchu 10×	(m³/h)	2,9	2,5
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	<1	<1
Maximální zatížení	(kg)	300	300
Rozložené zatížení	(max. kg/m²)	240	240



Skříň na tlakové lahve na plyn G-OD model GOD.215.135.WDFW(WDHW)
ve světle šedém provedení (RAL 7035) pro čtyři 50 litrových tlakových lahví se standardním vybavením vnitřního prostoru, dveře s pevnými okny
Objednací číslo 30730
Objednací číslo 30731 (s okny na pantech)

Skříň na tlakové lahve na plyn G-OD model GOD.215.135
ve světle šedém provedení (RAL 7035) pro čtyři 50litrových tlakových lahví se standardním vybavením vnitřního prostoru, dveře s pevnými okny, volitelná nájezdová plošina
Objednací číslo 30692

Skříň na tlakové lahve na plyn G-OD model GOD.215.100(WDFW/WDHW)
ve světle šedém provedení (RAL 7035) pro tři 50 litrové tlakové lahve se standardním vybavením vnitřního prostoru
Objednací číslo 30697
Objednací číslo 30732 (s pevnými okny)
Objednací číslo 30735 (s okny na pantech)

Skříň na tlakové lahve na plyn G-OD model GOD.215.070.R(WDFWR/WDHWR)
ve světle šedém provedení (RAL 7035) pro dva 50 litrové tlakové lahve se standardním vybavením vnitřního prostoru
Objednací číslo 30701
Objednací číslo 30752 (s pevnými okny)
Objednací číslo 39753 (s okny na pantech)

Bezpečné skladování až pěti 50 litrových tlakových lahví na plyn ve venkovních oblastech

- Konstrukce**
- robustní, vysoce kvalitní konstrukce, plně pozinkovaná, se strukturovaným povrchem obalovaným práškem a základnou z nerezové oceli
 - žádné neoprávněné použití, uzamykatelná otočná páka (dveře jsou k dispozici také se zámkem s cylindrickou vložkou, kompatibilním se systémem zamykání)
 - snadná regulace, možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné podlaze
 - snadná instalace, 16 průchodových bodů ve stropu skříně
 - ventilace, účinná ventilace skrze otvory pod dveřmi a v zádech

- Křídlové dveře**
- k dispozici s volitelnými okny (pevná okna nebo okna na pantech)

- Střecha**
- střecha se sklonem dopředu umožňuje stékání vody a zabraňuje poškození stěn

Nájezdová plošina
pevně uchycena, snadné a bezpečné manévrování s tlakovými lahvemi

Objednací číslo 30702
pro model GOD.215.070.R /WDFWR /WDHWR

Objednací číslo 30698
pro model GOD.215.100 /WDFW /WDHW

Objednací číslo 30693
pro model GOD.215.135 /WDFW /WDHW

Police
vyrobena z ocelového plechu, laminované plastem RAL 7035

Objednací číslo 30703
pro model GOD.215.070.R /WDFWR /WDHWR

Objednací číslo 30699
pro model GOD.215.100 /WDFW /WDHW

Objednací číslo 30694
pro model GOD.215.135 /WDFW /WDHW

TECHNICKÉ ÚDAJE:		MODEL GOD.215.135 MODEL GOD.215.135.WDFW MODEL GOD.215.135.WDHW	MODEL GOD.215.100 MODEL GOD.215.100.WDFW MODEL GOD.215.100.WDHW	MODEL GOD.215.070.R MODEL GOD.215.070.WDFWR MODEL GOD.215.070.WDHWR
Rozměry	Š × H × V (mm)	vnější	1 350 × 400 × 2 149	1 000 × 400 × 2 149
		vnitřní	1 345 × 370 × 2 070	995 × 370 × 2 070
Hloubka s otevřenými dveřmi	(mm)		1 070	1 034
Hmotnost skříně	(kg)		138	113
Odsávání vzduchu	(NW)		75	75
Maximální zatížení	(kg)		600	600
Vedení skrz strop			22	12
				8
Rozměry střechy		Š × H (mm)	1 356 × 470	1 006 × 470
				706 × 470



Skříň na tlakové lahve na plyn G-CLASSIC-30 model G30.205.140
ve světle šedém provedení (RAL 7035) pro čtyři 50litrové tlakové lahve se standardním vybavením vnitřního prostoru (tlakové lahve na plyn a ventily nejsou součástí dodávky)
Objednací číslo 30651-001-30652



Skříň na tlakové lahve na plyn G-CLASSIC-30 model G30.205.120
ve světle šedém provedení (RAL 7035) pro čtyři 50 litrové tlakové lahve se standardním vybavením vnitřního prostoru, volitelný boční úchyt tlakových lahví (tlakové lahve na plyn a ventily nejsou součástí dodávky)
Objednací číslo 30663-001-30664



Skříň na tlakové lahve na plyn G-CLASSIC-30 Model G30.205.090
ve světle šedém provedení (RAL 7035) pro tři 50 litrové tlakové lahve se standardním vybavením vnitřního prostoru (tlakové lahve na plyn a ventily nejsou součástí dodávky)
Objednací číslo 30673-001-30674



Skříň na tlakové lahve na plyn G-CLASSIC-30 model G30.205.060
ve světle šedém provedení (RAL 7035) pro dvě 50 litrové tlakové lahve se standardním vybavením vnitřního prostoru (tlakové lahve na plyn a ventily nejsou součástí dodávky)
Objednací číslo 30685-001-30687

Schválené skladování tlakových lahví na plyn na pracovištích:

- zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-2
- odolnost proti ohni 30 minut
- Shoda CE

Konstrukce:

- vnější plášť a dveře vyrobené z ocelového plechu ve světle šedém provedení (RAL 7035)
- snadná instalace vybavení a potrubí – velký vnitřní prostor výška (1 890 mm), až 60 možností průchodu v horní části skříně
- dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou (vhodné pro systémy zamykání)
- možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné podlaze
- integrované větrací potrubí připravené pro připojení k technickému odsávacímu systému, úplná a jednotná ventilace vnitřního prostoru skříně odspodu až nahoru

Vybavení:

- standardní vnitřní vybavení – včetně montážních kolejnic, nájezdové plošiny, úchytu tlakových lahví a odpovídajících upínacích řemenů
- úchyt tlakových lahví přes celou šířku skříně
- boční úchyt tlakových lahví – pro dvě 10 litrové tlakové lahve, případně rovněž ve verzi v nastavitelnou výškou (není potřeba žádné nářadí)

Vozík na tlakové lahve na plyn

pro jednu 50 litrovou tlakovou lahev na plyn
Š × H × V (mm): 320 × 335 × 1 090

Objednací číslo 26294



Boční úchyt tlakových lahví

pro dvě 10 litrové tlakové lahve, možnost úpravy výšky, vyrobeno z ocelového plechu (laminované plastem RAL 7035)

Objednací číslo 30648
pro všechny modely



TECHNICKÉ ÚDAJE:		MODEL G30.205.140	MODEL G30.205.120
Rozměry	Š × H × V (mm)	vnější 1 398 × 615 × 2 050	1 198 × 615 × 2 050
		vnitřní 1 294 × 474 × 1 879	1 094 × 474 × 1 879
Hloubka s otevřenými dveřmi	(mm)	1 301	1 201
Hmotnost prázdné skříně	(kg)	545	485
Odsávání vzduchu	(NW)	75	75
Maximální zatížení	(kg)	600	600
Zatížení povrchu	(kg/m²)	507	560
Proudění vzduchu 10×	(m³/h)	11,6	9,8
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	<5	<5
Proudění vzduchu 120×	(m³/h)	139,4	117,8
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	143	103
Možnosti průchodu, strop		60	48

TECHNICKÉ ÚDAJE:		MODEL G30.205.090	MODEL G30.205.060
Rozměry	Š × H × V (mm)	vnější 898 × 615 × 2 050	598 × 615 × 2 050
		vnitřní 794 × 474 × 1 879	494 × 474 × 1 879
Hloubka s otevřenými dveřmi	(mm)	1 051	1 136
Hmotnost prázdné skříně	(kg)	340	290
Odsávání vzduchu	(NW)	75	75
Maximální zatížení	(kg)	600	600
Zatížení povrchu	(kg/m²)	648	921
Proudění vzduchu 10×	(m³/h)	7,1	4,4
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	<5	<5
Proudění vzduchu 120×	(m³/h)	85,5	53,2
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	147	85
Možnosti průchodu, strop		24	12



Skříň na tlakové lahve na plyn G-ULTIMATE-90 model G90.205.140
ve světle šedém provedení (RAL 7035) pro čtyři 50 litrové tlakové lahve se standardním vybavením vnitřního prostoru (tlakové lahve na plyn a ventily nejsou součástí dodávky)
Objednací číslo 30641-001-30642



Skříň na tlakové lahve na plyn G-ULTIMATE-90 model G90.205.120
ve světle šedém provedení (RAL 7035) pro čtyři 50 litrové tlakové lahve se standardním vybavením vnitřního prostoru (tlakové lahve na plyn a ventily nejsou součástí dodávky)
Objednací číslo 30657-001-30658



Skříň na tlakové lahve na plyn G-ULTIMATE-90 model G90.205.090
ve světle šedém provedení (RAL 7035) pro tři 50 litrové tlakové lahve se standardním vybavením vnitřního prostoru (tlakové lahve na plyn a ventily nejsou součástí dodávky)
Objednací číslo 30667-001-30668



Skříň na tlakové lahve na plyn G-ULTIMATE-90 model G90.205.060.2F
ve světle šedém provedení (RAL 7035) pro dvě 50 litrové tlakové lahve se standardním vybavením vnitřního prostoru (tlakové lahve na plyn a ventily nejsou součástí dodávky)
Objednací číslo 30678-001-30682

Schválené skladování tlakových lahví na plyn na pracovištích

- zkouška ohněm (typový test) v souladu s normou EN 14470-2
- odolnost proti ohni 90 minut, certifikace GS, shoda CE
- vyhovuje normě EN 14727 (laboratorní nábytek)

Konstrukce

- Vnější plášť vyroben z ocelového plechu, světle šedá RAL 7035
- snadná instalace doplňků a potrubí – velká vnitřní výška (1 858 mm), 72 možností průchodu v horní části skříně
- dveře uzamykatelné pomocí zámku s cylindrickou vložkou (vhodné pro systémy zamykání)
- možnosti regulace pro vyrovnání na nerovné podlaze
- integrované větrací potrubí připravené pro připojení k technickému odsávacímu systému, úplná a jednotná ventilace vnitřního prostoru skříně odspodu až nahoru
- testováno a certifikováno – podle přísných principů GS

Vybavení

- standardní vnitřní vybavení – včetně montážních kolejnic, nájezdové plošiny, úchytu tlakových lahví a odpovídajících upínacích řemenů
- úchyt tlakových lahví přes celou šířku skříně
- boční úchyt tlakových lahví – pro dvě 10 litrové tlakové lahve, případně rovněž ve verzi v nastavitelnou výškou, není potřeba žádné nářadí (není k dispozici pro model G90.205.060.2F)

Vozík na tlakové lahve na plyn

pro jednu 50 litrovou tlakovou lahev na plyn
Š × H × V (mm): 320 × 335 × 1 090

Objednací číslo 26294



Boční úchyt tlakových lahví

pro dvě 10 litrové tlakové lahve, možnost úpravy výšky, vyrobeno z ocelového plechu (laminované plastem RAL 7035)

Objednací číslo 30648
pro všechny modely



TECHNICKÉ ÚDAJE:		MODEL G90.205.140	MODEL G90.205.120
Rozměry	Š × H × V (mm)	vnější 1 398 × 615 × 2 050	1 198 × 615 × 2 050
		vnitřní 1 245 × 400 × 1 858	1 045 × 400 × 1 858
Hloubka s otevřenými dveřmi	(mm)	1 337	1 238
Hmotnost prázdné skříně	(kg)	690	610
Odsávání vzduchu	(NW)	75	75
Maximální zatížení	(kg)	600	600
Zatížení povrchu	(kg/m²)	571	625
Proudění vzduchu 10×	(m³/h)	9,3	7,8
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	<5	<5
Proudění vzduchu 120×	(m³/h)	111	93,2
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	54	49
Možnosti průchodu, strop		72	60

TECHNICKÉ ÚDAJE:		MODEL G90.205.090	MODEL G90.205.060.2F
Rozměry	Š × H × V (mm)	vnější 898 × 615 × 2 050	598 × 615 × 2 050
		vnitřní 745 × 400 × 1 858	477 × 425 × 1 858
Hloubka s otevřenými dveřmi	(mm)	1 090	1 135
Hmotnost prázdné skříně	(kg)	490	365
Odsávání vzduchu	(NW)	75	75
Maximální zatížení	(kg)	600	600
Zatížení povrchu	(kg/m²)	752	999
Proudění vzduchu 10×	(m³/h)	5,5	3,8
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	<5	<5
Proudění vzduchu 120×	(m³/h)	66,4	45,2
Pokles tlaku uvnitř skříně	(Pa)	42	45
Možnosti průchodu, strop		36	24





**infraser
höchst**

Recirkulační systém vzduchového filtru od společnosti asecos – úspěšně testován a certifikován testovacím institutem

Recirkulační systém vzduchového filtru podle značky CE normy 2006/95/EG (směrnice o zařízeních nízkého napětí) II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc vyhovuje směrnicím EMC Directive RL 2004/108/EG a RL 94/9/EG (směrnice ATEX)



Recirkulační systém vzduchového filtru

- velká flexibilita při výběru místa instalace
- aktivní osobní ochrana díky bezpečnému zachytávání škodlivých výparů, které se zadržují ve filtračním systému
- velmi nízká hlučnost, jen přibl. 39 dB (A)
- vyhovuje směrnici ATEX: CE II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
- kryt vyroben z ocelového plechu laminovaného plastem
- s vícefázovým filtračním systémem a napájecím kabelem
- vč. odstávání s testováním VDE a monitorováním filtrování
- optická a akustická výstraha včetně bezpotenciálového kontaktu výstrahy

Zásuvný recirkulační systém vzduchového filtru UFA.20.30 dokáže trvale zadržovat výpary z rozpouštědel (uhlovodíky) až do filtrační saturace více než 99,999 %, za normálních provozních podmínek i v případě simulované nehody ve skříni pro bezpečné skladování.

Recirkulační systém vzduchového filtru UFA.20.30-AUS pro podstolové skříně

Recirkulační systém vzduchového filtru UFA.20.30-AUS byl speciálně navržen pro tlakové podmínky a objemové průtoky skříní pro bezpečné skladování s malým vnitřním objemem. Je možné jej nainstalovat na držák na stěnu nebo do praktické jednotky krytu.

Náhradní filtr

filtr aktivního uhlí
hmotnost 4,2 kg

Objednací číslo 24212
pro všechny modely



TECHNICKÉ ÚDAJE		MODEL UFA.20.30(-AUS)
Výkon motoru	(kW)	0,03
Jmenovité napětí	(V)	230
Frekvence	(Hz)	50
Vstupní proud	(A)	0,07
Úroveň hlučnosti	dB (A)	39
Otáčky	(ot./min)	2 450
Hmotnost filtru aktivního uhlí (vč. náplně 3 500 g)	(kg)	4,2
Objemový průtok (při upevnění na skříň)	(m³/h)	cca 25
Kapacita zatížení bezpotenciálového kontaktu výstrahy		
Maximální jmenovité napětí:	(V)	230
Střídavý proud		
Maximální jmenovité napětí:	(V)	30
Stejnoseměrný proud		
Maximální spínaný proud	(A)	1



Odsávací jednotka
bez monitorování odsávání vzduchu
Objednací číslo 14218



Odsávací jednotka
s monitorováním odsávání vzduchu
Objednací číslo 14220
s monitorováním odsávání vzduchu a
bezpotenciálovým kontaktem výstrahy
Objednací číslo 16454



Odsávací jednotka
pro nástěnnou montáž, s monitorováním odsávání vzduchu
Objednací číslo 17178



Odsávací jednotka
pro nástěnnou montáž, s monitorováním odsávání vzduchu
Objednací číslo 17177
pro nástěnnou montáž, s monitorováním odsávání vzduchu a
bezpotenciálovým kontaktem výstrahy
Objednací číslo 18568

**Odsávací jednotky – připraveny k připojení,
snadná a rychlá instalace**

- Bezpečné zachycování unikajících výparů a plynů v místě, kde se uvolňují a vznikají
- velmi nízká hluchost, ideální pro přímou instalaci na pracovišti
- s připojovacím kabelem a napájecím kabelem
- připojovací příruba 75 NW
- vyhovuje směrnici ATEX: CE II 3/-G c T4

Bez monitorování odsávání vzduchu

- v případě poruchy napájení zhasne zelená LED dioda

S monitorováním odsávání vzduchu

- integrovaný tlakový detektor olova
- v případě poruchy zhasne zelená LED dioda a rozsvítí se červená LED dioda
- rovněž k dispozici včetně bezpotenciálového kontaktu výstrahy

Pro nástěnnou montáž

- vč. instalačních konzol, ohebné hadice, spon hadice a instalačního materiálu

Odsávací jednotky pro podstolové skříně byly speciálně navrženy pro tlakové podmínky a objemové průtoky skříní pro bezpečné skladování s malým vnitřním objemem.

Odsávací jednotky pro podstolové skříně
pro nástěnnou montáž, s monitorováním odsávání vzduchu (bez podstolové skříně)

Objednací číslo 24315

s bezpotenciálovým kontaktem výstrahy
Objednací číslo 24732




TECHNICKÉ ÚDAJE		VŠECHNY MODELY
Rozměry Š×H×V	(mm)	200 × 400 × 200
Výkon motoru	(kW)	0,03
Jmenovité napětí	(V)	230
Frekvence	(Hz)	50
Vstupní proud	(A)	0,3
Úroveň hluchnosti	dB (A)	<50
Otáčky	(ot./min)	2 450
Hmotnost	(kg)	7
Max. délka místního odsávacího potrubí (vč. max. 2 kusů čtvrtcoulového potrubí)	(m)	15

Přehled produktů – kompletní portfolio produktů od společnosti asecos

Bezpečná manipulace, schválené skladování a ochrana životního prostředí: společnost asecos nabízí širokou škálu bezpečnostních produktů.



Skříně pro bezpečné skladování

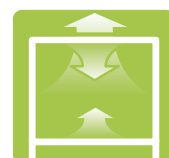

Extrakce nebezpečných materiálů





Systémy olejových van



Manipulace s nebezpečnými materiály, čištění, likvidace a prevence



Koncepty čištění vzduchu

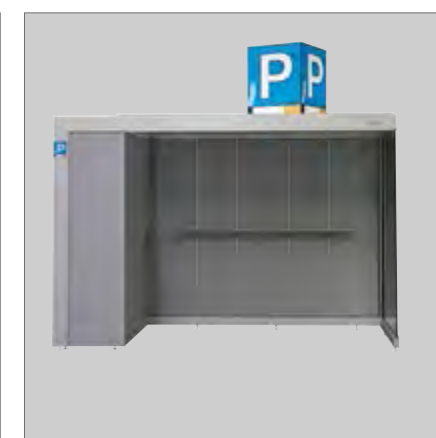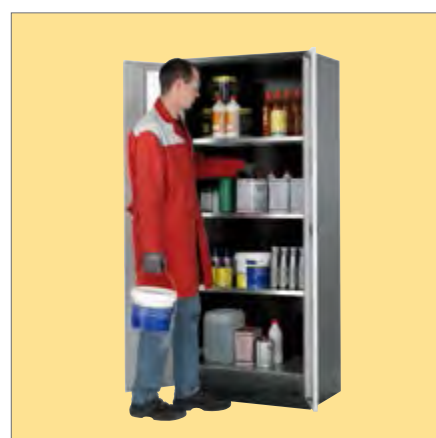

Společnost asecos na webu



Webové stránky společnosti asecos:


Navštivte webové stránky společnosti asecos s podporou více jazyků na adrese **www.asecos.com**. Webové stránky často aktualizujeme o nejnovější akce, inovace produktů, katalogy a informace týkající se nebezpečných materiálů.

Tištěné materiály společnosti asecos

Může se to stát každému – při manipulaci s nebezpečnými materiály číhá celá řada různých nebezpečí!

Použití nebezpečných a hořlavých materiálů je ve většině laboratoří součástí každodenní rutiny a nelze se mu vyhnout. Často se však zapomíná na běžnou manipulaci: nesprávné skladování těchto materiálů ohrožuje osoby, životní prostředí i majetek.

Další informace o bezpečném skladování nebezpečných materiálů najdete v naší brožurě „Skladování nebezpečných materiálů v laboratořích 21. století“.

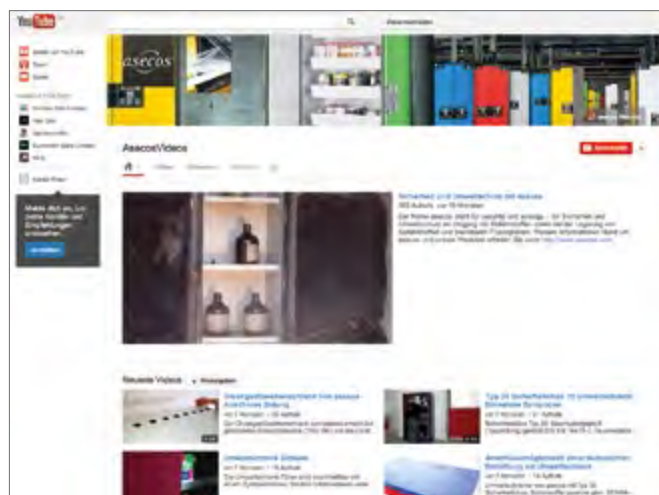

Kanál společnosti asecos ve službě YouTube:

Na našem kanálu ve službě YouTube najdete stále rostoucí počet videoklipů zobrazujících hlavní vlastnosti našich produktů.

www.youtube.com/asecoschannel

Tisková služba společnosti asecos:

Každý rok publikujeme řadu specializovaných brožur a katalogů v mnoha jazycích, k různému použití a pro různé cílové skupiny.



Excellence4Lab

Excellence4Lab je spoluprací čtyř nezávislých společností, z nichž každá je předním výrobcem v konkrétní oblasti laboratorní sféry. Excellence4Lab se aktivně zapojuje do mezinárodních pracovních skupin a společně s koncovými uživateli vyvíjí inovativní a udržitelná řešení, díky kterým je možné vyhovět požadavkům laboratoří 21. století.

www.excellence4lab.com

Kompletní katalog online:

Prohlédněte si hlavní katalog společnosti asecos online na adrese **www.asecos.com** nebo si jej stáhněte ve formátu PDF.



Váš partner pro bezpečnost a ochranu životního prostředí.



Hviezdoslavova 55b,
627 00 Brno
Phone: (00420) 548 428 411
Fax: (00420) 548 211 485
E-mail: export@merci.cz

asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau

Telefon +49 60 51 - 92 20-0
Fax +49 60 51 - 92 20-10
info@asecos.com

asecos Sarl

Sécurité et protection de l'environnement
1, rue Pierre Simon de Laplace
FR-57070 Metz

Telefon +33 387 78 62 80
Fax +33 387 78 43 19
info@asecos.fr

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
c/o Park Associates
Gretton House, Waterside Court
Third Avenue, Centrum 100
Burton-upon-Trent, Staffordshire
GB-DE14 2WQ

Telefon +44 (0) 7880 435 436
Fax +49 (0) 6051 922010
info@asecos.co.uk

asecos bv

Veiligheid en milieubescherming
Tuinderij 15
NL-2451 GG Leimuiden

Telefon +31 172 50 64 76
Fax +31 172 50 65 41
info@asecos.nl

asecos S.L.

Seguridad y Protección del Medio Ambiente
C/ Mollet 14
ES-08120 La Llagosta

Telefon +34 902 300 385
Fax +34 902 300 395
info@asecos.es

V případě všech ostatních zemí kontaktujte:

asecos GmbH
Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau

Telefon +49 60 51 - 92 20-0
Fax +49 60 51 - 92 20-10
info@asecos.com