



## 7 IZOLÁTORY

1



### 1 Izolátor GloveFAST Cyto Pharma



Izolátory splňují třídu čistoty Class 3 dle normy ISO 1466-1 a třídu těsnosti 16 Pa/min dle normy ISO/FDIS 14644-7. Konstrukce boxů může být z komaxitované oceli s antibakteriální úpravou povrchu nebo z nerez oceli AISI-304L. Pracovní komora i transportní komory v provedení z nerez oceli AISI-316L. Boxy jsou osazeny sedmi HEPA/ULPA H14 filtry (účinnost 99,999 % pro částice pod 0,3 µm). Transportní komory jsou vybaveny posuvným tácem, elektromagnetickým zámekem a otvírají se pomocí nožního spínače. Rukavice (počet 2, 3 nebo 4) z polypropylenu jsou nasazeny na PVC textilní rukávce a umožňují pohodlnou a bezpečnou manipulaci. Pneumatický nebo elektromagnetický ventil umožňuje hermetické uzavření pro provedení testu těsnosti nebo pro dekontaminaci (volitelné). V zadní stěně pracovní komory je možné umístit 15" LCD ovládací obrazovku. Mikroprocesorem ovládaný monitorovací systém.


OBJ. ČÍSLO	POPIS	CENA
516 000 220 013	GloveFAST Cyto Pharma	na poptávku

## 8 KAHANY PRO LAMINÁRNÍ BOXY

2



### Fuego SCS Basic / SCS Basic RF

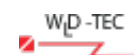

Laboratorní kahan s pizelektrickým zapalováním a **nožním spínačem** (s kabelem)/ model RF s nožním pedálem s bezdrátovým ovládním (bez kabelu). Hlídá překročení teploty a zanesení hořáku. Možnost naklání kahanu. Kryt má nový ergonomický tvar, kompaktní design a přispívá k lepšímu nasávání vzduchu hořákem a obtékání vzduchu v laminárním boxu. Kahan je v celonerezovém provedení a snadno se udržuje a čistí. Je možné připojit na zemní plyn i plynovou cartridge.

#### 3 programy:

1. po stlačení pedálu zapálí a hoří do uvolnění pedálu
2. použití časovače - po stisknutí hoří po nastavenou dobu (1s až 120 min.)
3. program spuštění spínačem na kahanu


Součástí dodávky je: kahan, spojovací díly, síťový zdroj, pedál, trysky pro zemní plyn i PB.

OBJ. ČÍSLO	TYP	ROZMĚRY (šxhxl) [mm]	CENA
253 008 001 000	Fuego SCS Basic s pedálem (kabel)	103 x 130 x 49	12 675,00
253 397 003 000	Fuego SCS Basic RF s pedálem (bezdrátový)	103 x 130 x 49	15 925,00

3



### 4 Fuego SCS

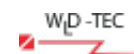

Laboratorní kahan nové generace s pizelektrickým zapalováním řízeným **IR čidlem** s nastavitelnou reakční vzdáleností (5 – 50 mm). Má funkci **DoubleClick** nebo se může ovládat nožním pedálem (není součástí dodávky). Kahan je vybaven LCD displejem se zobrazením MENU a chybových hlášení. Hlídá překročení teploty a zanesení hořáku. Trysky pro zemní plyn i propan butan. Kryt má nový ergonomický tvar, kompaktní design a přispívá k lepšímu nasávání vzduchu hořákem a obtékání vzduchu v laminárním boxu. Celonerezové provedení, snadno se udržuje a čistí.

#### 4 programy:

1. po stlačení pedálu zapálí a hoří do uvolnění pedálu.
2. použití časovače - po stisknutí hoří po nastavenou dobu (1s až 120 min.)
3. IR sensor - Start/Stop s nastavitelnou dobou (1s až 120 min.)
4. IR sensor - automatické zhasnutí plamene po nastavené době (1s až 120 min.)

Součástí dodávky je kahan, spojovací díly, síťový zdroj, trysky pro zemní plyn i PB.

OBJ. ČÍSLO	TYP	ROZMĚRY (šxhxl) [mm]	CENA
253 008 000 000	Fuego SCS	103 x 130 x 49	15 425,00

4

